

# Návod na zostavenie príslušenstva pre bočné sily

## Kód 2D-FP

### Obsah balenia

- Príslušenstvo pre bočné sily
- Kľúč T25 Torx®
- BTA na BTA krátky kábel (na použitie s Go Direct® platňou sily GDX-FP)
- BTA na BTA dlhý kábel (na použitie s Platňou sily FP-BTA)

**Poznámka:** Príslušenstvo pre bočné sily 2D-FP je príslušenstvo, ktoré sa dá použiť s GoDirect platňou sily GDX-FP aj s káblovou platňou sily FP-BTA. Pri použití s FP-BTA budete potrebovať dva dlhé BTA na BTA káble, jeden sa dodáva s platňou sily a druhý s týmto príslušenstvom.

### Návod na zostavenie

Pre obe verzie (GDX-FP aj FP-BTA)

**1**

Začnite s platňou sily. Otočte ju opačne a odmontujte nožičky. Pri použití príslušenstva nebudete nožičky potrebovať.

**Dôležitá poznámka:** Nožičky nevyhadzujte! Uložte si ich, ak by ste niekedy používali platňu sily samostatne.



**2**

Otočte príslušenstvo pre bočné sily opačne a položte ho na platňu sily (teda obidva sú teraz v polohe hore nohami). Predné štítky a otvory majú byť na oboch na rovnakej strane.

Mierne ich navzájom posúvajte tak, aby skrutky s príslušenstva vošli do otvorov v platni sily.



! S príslušenstvom pre bočné sily 2D-FP sú kompatibilné len platne sily FP-BTA verzii vyrobených po novembri 2023.

**3**

Pomocou Torx kľúča začnite upevňovať skrutky. Na začiatok postačí po jednej otáčke kľúčom. Začnite v jednom rohu, pokračujte opačným rohom a potom ostatné dva rohy tak, aby všetky 4 skrutky zapadli do závitov.

Potom pokračujte plným utiahnutím všetkých skrutiek.



**4**

Úplne utiahnite 4 skrutky pomocou dlhšieho ramena Torx kľúča. Otočte zostavu do normálnej polohy.



**5**

Pomocou krátkeho BTA na BTA kábla elektricky spojte obidva zariadenia.



## Návod na zostavenie - Platňa sily FP-BTA

Návod je rovnaký ako v prípade Go Direct platne sily s tým rozdielom, že platňa sily a príslušenstvo pre bočnú silu musí byť pripojené k LabQuestu pomocou dlhých NTA na BTA káblov. Pripojte interfejs buď pomocou BTA alebo USB a použite LabQuest App na zber a analýzu dát.



## Ďalšie informácie

Gumené plôšky na spodku príslušenstva pre bočnú silu sú určené na zabránenie šmýkania sa. Ak potrebujete zostavu vyvážiť do roviny, použite protišmykové nožičky s  $\frac{3}{8}$ " závitom do závitových otvorov v rohoch.

Platňu sily a príslušenstvo pre bočnú silu môžete nechať zmontované alebo ich rozmontovať, ako potrebujete použiť samostatnú platňu sily. Príslušenstvo odmontujete opačným postupom.



Vernier Science Education  
13979 SW Millikan Way • Beaverton, OR 97005-2886

[www.vernier.com](http://www.vernier.com)

Slovensko: PMS Delta s.r.o., [www.pmsdelta.sk](http://www.pmsdelta.sk),

[spisak.peter@pmsdelta.sk](mailto:spisak.peter@pmsdelta.sk)

[info@vernier.com](mailto:info@vernier.com) • [www.vernier.com](http://www.vernier.com)

Rev. 3/21/2025

Go Direct, Vernier Graphical Analysis, LabQuest a iné, tu uvedené značky, sú v Spojených štátoch našimi ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami. Všetky ostatné tu uvedené značky, ktoré nie sú našim vlastníctvom, sú majetkom svojich vlastníkov, ktorí môžu alebo nemusia s nami súvisieť, byť s nami v spojení alebo byť nami sponzorovaní.

Slovné označenie Bluetooth® a jeho logo sú registrované obchodné známky, ktorých majiteľom je Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie Vernier Science Education je licencované. Ostatné obchodné známky a obchodné označenia sú majetkom ich vlastníkov.

