


LabQuest[®] 3 používateľská príručka

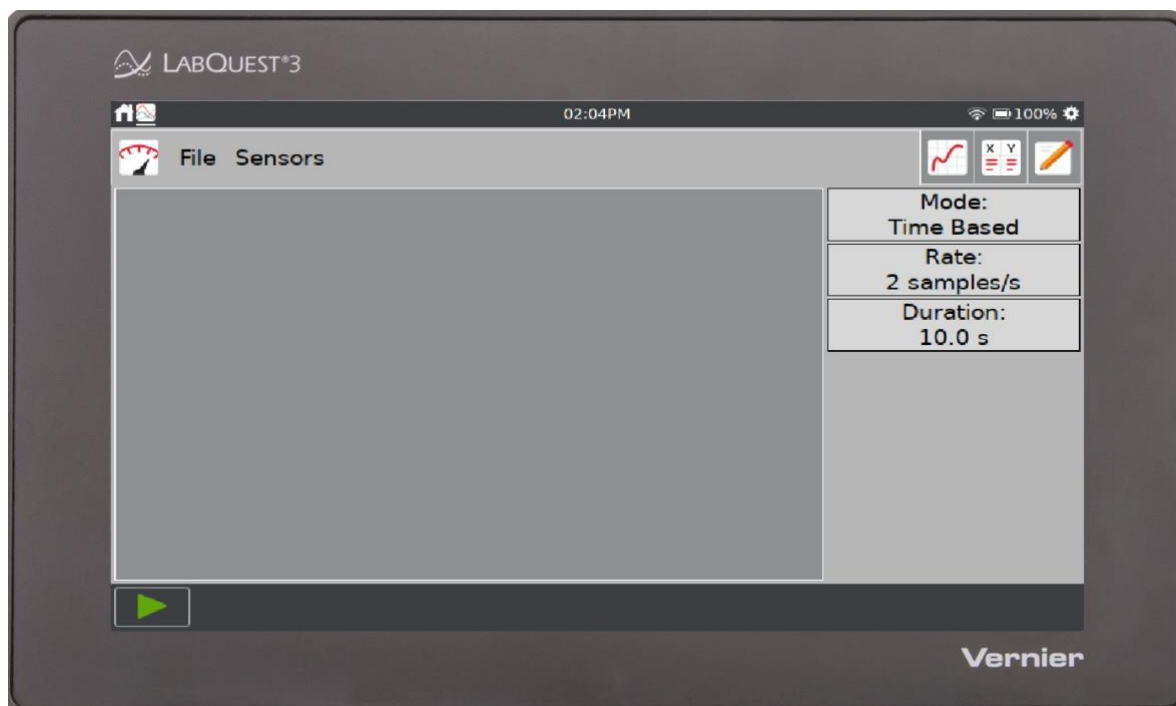

Verzia 3.0.1
September 2020

O TEJTO PRÍRUČKE

LabQuest 3, vydaný v septembri 2020, sa dodáva so stručným návodom [Stručný návod](#), aby ste mohli ihneď začať so základným zberom dát a ich analýzou.

Používateľská príručka LabQuest 3 je rozšíreným návodom s popisom detailov hardvéru a softvéru LabQuest 3.

Toto je prvá verzia tohoto dokumentu.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

POTVRDENIE FCC ZHODY

Tento prístroj bol testovaný a splňuje limity pre prístroje triedy B, podľa časti 15, pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené za účelom odôvodnenej ochrany proti rušivým interferenciám pri domových inštaláciách. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade so svojim návodom na obsluhu môže spôsobovať rušivé interferencie v rádiokomunikácii. Nie je však zaručené, že sa pri určitých inštaláciách interferencie nevyskytnú. Ak tento prístroj škodlivo interferuje s rádiovým alebo televíznym príjmom, čo je možné stanoviť jeho vypnutím a zapnutím, používateľ by sa mal pokúsiť odstrániť interferencie jedným z nasledujúcich spôsobov:

Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Zapojte zariadenie do inej sieťovej zástrčky, než do ktorej je zapojený prijímač.

Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo na skúseného rádio/TV odborníka.

FCC upozornenie

Toto zariadenie splňuje časť 15 pravidiel FCC. Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušivé interferencie

(2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu

Upozornenie na RF expozíciu

Zariadenie je v súlade s limitmi expozície rádiovým frekvenciám stanovenými pre neregulované prostredie. Anténa (antény) použité týmto vysielačom nesmú byť spoločne umiestnené ani pracujúce v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

Upozorňujeme vás, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate vášho oprávnenia na prevádzku tohto zariadenia.



IC vyhlásenie

Toto zariadenie je v súlade s bezlicenčnou Industry Canada RSS normou (normami). Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.

Industry Canada - Trieda B Tento digitálny prístroj neprekračuje limity triedy B pre vyžarovanie rádiových vln digitálnym zariadením, ako je uvedené v smernici o zariadeniach spôsobujúcich rušenie, nazvanej „Digitálne prístroje“, ICES-003 Industry Canada. Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu. Za účelom zníženia potenciálneho rádiového rušenia iným používateľom, by mal byť typ antény a jej zisk zvolené tak, aby ekvivalentná izotropicky vyžarovaná energia (EIRP) nebola väčšia, ako je povolené pre úspešnú komunikáciu.

Upozornenie na RF expozíciu: Zariadenie je v súlade s limitmi expozície rádiovým frekvenciám stanovenými pre neregulované prostredie. Anténa (antény) použité týmto vysielateľom nesmú byť spoločne umiestnené ani pracujúce v spojení s inou anténou alebo vysielateľom.


OBSAH

I.	ÚVOD	1
	Obsah balenia	1
	Príprava na prvé použitie	2
	Napájanie LabQuestu	2
	Čítanie pásu notifikácií	3
II.	POUŽÍVANIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY	4
	Všeobecné gestá	4
	Prístup na domovskú obrazovku 	5
	Prístup k nastaveniam 	5
	Prepínanie medzi bežiacimi aplikáciami.....	5
	Navigácia na obrazovkách aplikácie LabQuestu	5
	Ovládanie zberu dát.....	6
III.	PRIPOJENIE SENZOROV	8
	Káblkové senzory.....	8
	Bezdrôtové senzory	9
	Zabudované senzory.....	10
IV.	ZAČÍNAME SO ZBEROM DÁT A ICH ANALÝZOU.	12
V.	POUŽITIE APLIKÁCIE LABQUEST APP	15
	Príprava na zber dát.....	15
	Zmena nastavení zberu dát.....	16
	Konfigurovanie senzorov	21
	Nastavenie grafov	24
	Kreslenie predpovede	27
	Kopírovanie pohybom	28
	Zber dát	28
	Manuálne zadávanie dát.....	29
	Analýza dát.....	32
	Prezeranie Vernierových experimentov	40
	Poznámky k experimentu.....	40
	Správa LabQuest App súborov.....	40
VI.	POUŽITIE LABQUESTU 3 AKO ZDROJA ZDIEĽANIA DÁT	42
	Ako funguje zdieľanie.....	42
	Pripojenie na Wi-Fi sieť.....	42
	Povolenie zdieľania dát na LabQueste 3.	44
	Pripojenie vášho zariadenia na LabQuest 3	46
	Obmedzenie prístupu do nastavenia pripojení.	47
VII.	POUŽITIE LABQUESTU 3 S POČÍTAČOM ALEBO CHROMEBOOKOM	48

Zber dát s použitím softvéru počítača alebo Chromebooku	48
Prenos dát z LabQuest App do Logger <i>Pro</i> 3	48
Prenos dát z LabQuest App do Graphical Analysis 4	49
VIII. POSIELANIE DÁTOVÝCH SÚBOROV A KÓPIÍ OBRAZOVIEK E-MAILOM	50
Konfigurácia nastavenia e-mailu	50
Odoslanie súboru e-mailom z LabQuest App	51
IX. POUŽITIE TLAČE DO SÚBORU	51
X. PREMIETANIE OBRAZOVIEK A MONITOROVANIE LABQUESTOV 3	52
Požiadavky systému zobrazovača LabQuest Viewer	52
Nastavenie LabQuestu	52
XI. POUŽITIE ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ	54
 Generátor audio funkcií	54
 Kalkulačka	54
 Kamera App	55
 Zobrazovač experimentov	55
 Periodická tabuľka	55
 Výkonový zosilňovač	56
 Záznamník zvuku	56
 Stopky	56
XII. PRISPÔSOBENIE NASTAVENÍ	57
 Spojenia—Wi-Fi, zdieľanie dát a e-mail	57
 Pokročilé preferencie	57
 Audio	58
 Jazyk	58
 Svetlo & napájanie	58
 Dátum & čas	58
 Nastavenia LabQuest App	59
XIII. PRÍLOHA 60	
Technické údaje	60
Údržba batérie	61
Výmena batérie	62
Riešenie problémov s batériou	63
Údržba obalu a obrazovky prístroja	63
Aktualizácia softvéru	64
Ďalšia pomoc	64
Licenčné informácie	64

Záruka.....	65
Zdroje učebných osnov.....	65
Náhradné diely	65
Príslušenstvo.....	66

I. ÚVOD

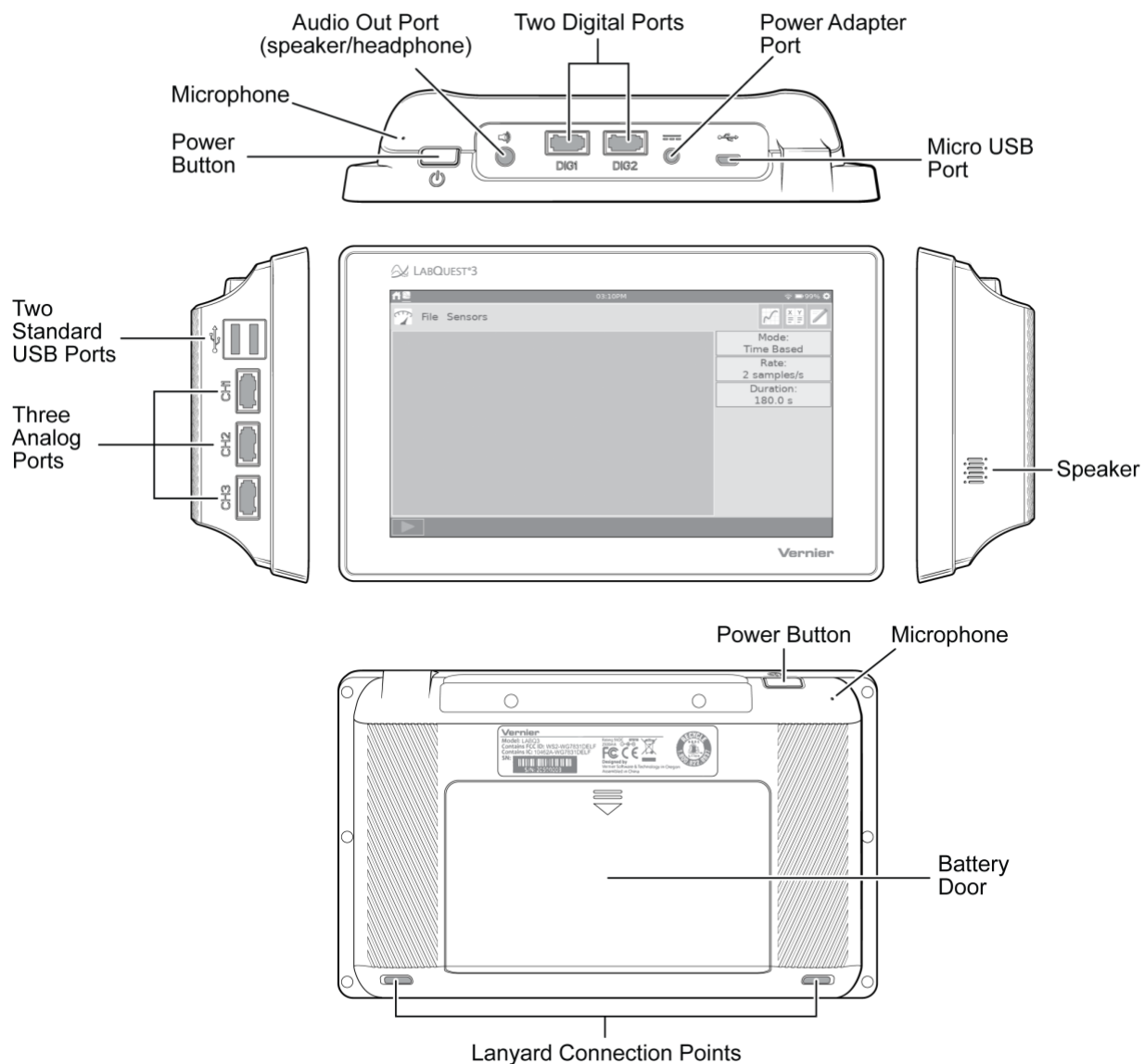

Obsah balenia

- LabQuest 3
- Nabíjateľná batéria (vložená v prístroji)
- Sieťový adaptér
- Mikro-USB počítačový kábel
- Stručný návod

Príprava na prvé použitie

Odstráňte ochranný pásik batérie

Batéria je pri dodaní vložená v LabQueste, ale jej kontakty nie sú pripojené. Je tam ochranný pásik, ktorý je potrebné odstrániť. Vyberte batériu a vyhodte ochranný pásik. Ako vybrať batériu nájdete v časti [Výmena batérie](#).

Odstráňte ochranné pokrytie obrazovky


Odstráňte a vyhodte ochranné pokrytie obrazovky. Toto pokrytie slúži len na ochranu obrazovky počas transportu. Pri bežnom použití nemá byť na obrazovke.

Nabite LabQuest cez noc.

Pred prvým použitím odporúčame batériu LabQuestu nabíjať aspoň 12 hodín. Urobíte to pripojením priloženého sieťového adaptéru k LabQuestu a do elektrickej siete.

LabQuest používa vysokokvalitnú lítium iónovú batériu. Batériu nie je potrebné formovať jej úplným vybitím a nabitím a je možné ju ponechať bez problémov trvalo nabíjať. Ďalšie detaily o batérii nájdete v časti [Údržba batérie](#).

Napájanie LabQuestu

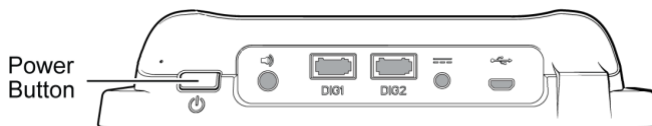

Stlačte hlavný vypínač, ktorý je na hornej hrane prístroja. LabQuest vykoná štartovaciu procedúru a automaticky spustí aplikáciu LabQuest App. Toto trvá 45 sekúnd.

Ak obrazovka nakrátko zobrazí ikonu nabíjania batérie, alebo sa nerozsvieti, skontrolujte, či bol odstránený ochranný pásik batérie a či je batéria správne vložená. Pripojte na LabQuest sieťový adaptér a zapojte ho do elektrickej siete. Potom skúste znovu stlačiť tlačidlo hlavného vypínača.

Vlastnosti hlavného vypínača

Zapnutie/obnovenie—Ak je obrazovka z akéhokoľvek dôvodu vypnutá (LabQuest je vypnutý, uspatý, alebo je obrazovka vypnutá z dôvodu šetrenia batérie), stlačením a pustením hlavného vypínača LabQuest zapnete.

- Ak bola vypnutá len obrazovka, stlačenie hlavného vypínača ju zapne.
- Ak bol LabQuest uspatý, je potrebné počkať niekoľko sekúnd, kým sa LabQuest App znovu naštartuje.
- Ak bol LabQuest vypnutý, potrvá asi 45 sekúnd kým sa naštartuje.


Uspatie—Keď je LabQuest zapnutý, stlačte a hneď uvoľnite hlavný vypínač a LabQuest

prejde do režimu spánku. V tomto režime sa všetky bežiacie aplikácie uzavrujú. Počas spánku LabQuest odoberá menej energie, batéria sa však stále vybíja.

Vypnutie—Keď chcete LabQuest vypnúť, stlačte a držte hlavný vypínač stlačený asi päť sekúnd. Pustte ho, keď sa objaví správa o vypínaní. Počkajte, kým sa LabQuest vypne. Keď chcete proces vypínania zrušiť, počas odpočítavania sa dotknite Zruš. Toto je stav s najmenším odberom energie. Avšak aj v tomto stave sa batéria, síce veľmi pomaly, ale vybíja.

Vynútené vypnutie—Ak podržíte hlavný vypínač viac ako osem sekúnd, dôjde k vynútenému vypnutiu LabQuestu. Mali by ste sa tomuto spôsobu vypínania vyhýbať, pretože môže pri ňom dôjsť k strate dát, ako aj k možnému poškodeniu systému súborov. Použite ho len vtedy, keď sa nedarí vypnúť LabQuest iným spôsobom.



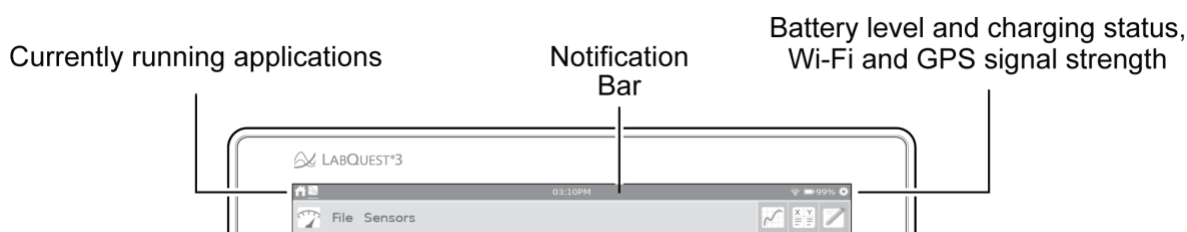


Čítanie pásu notifikácií



Ľavá strana pásu notifikácií ukazuje aplikácie, ktoré momentálne bežia. Sú tam v poradí, v akom boli spustené. Aplikácia, ktorá je momentálne zobrazená, je vyznačená bielym podčiarknutím.


Momentálny čas sa zobrazuje v strede pásu notifikácií. Čas sa dá nastaviť cez [Dátum a čas](#), cez obrazovku Nastavenia.

Pravá čas pásu notifikácií ukazuje úroveň nabitia batérie, stav nabíjania, ako aj silu Wi-Fi a GPS signálu. Sila GPS signálu sa zobrazuje len vtedy, keď sa používa GPS senzor. Ďalšie detaily nájdete v časti [Zabudované senzory](#).

-  95% — Prevádzka na batériu (zostáva ešte 95% nabitia batérie)
-  95% — Batéria sa nabíja (95% nabitá)
-  — Chyba batérie alebo batéria nie je vložená (ak vidíte túto ikonu pri prvom zapnutí LabQuestu, pravdepodobne nie je odstránený ochranný pásik batérie)
-  — Sila Wi-Fi signálu (ak sú stĺpce šedé, Wi-Fi je asi vypnuté)
-  3 — GPS je zapnuté (prichádza signál z 3 satelitov)

II. POUŽÍVANIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

LabQuest 3 má kapacitnú dotykovú obrazovku, podobnú ako poznáte z tabletov a dotykových telefónov. LabQuest sa ovláda dotykovo na obrazovku. Obrazovku môžete ovládať prstami alebo dotykovým perom, určeným pre kapacitné obrazovky (nie je súčasťou dodávky).

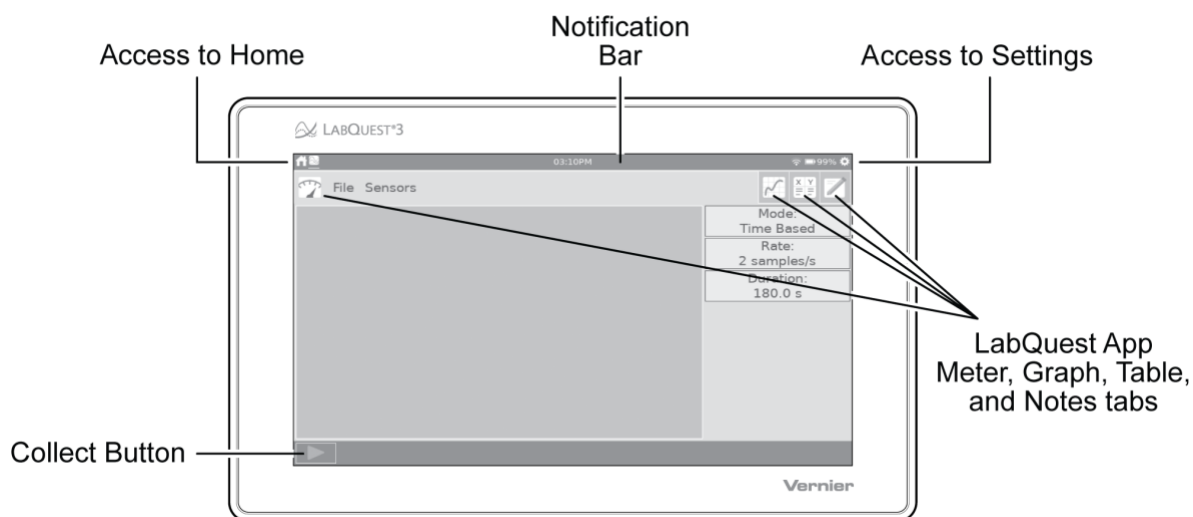


Všeobecné gestá

- **Jeden dotyk**—Používa sa na interakciu s väčšinou objektov zariadenia.
- **Dotyk a potiahnutie**—Používa sa na výber oblastí na grafe a na rolovanie v menu.
- **Dlhý dotyk**—Dlhým dotykom aktivujete pri niektorých objektoch špeciálne funkcie, napríklad podržaním klávesy shift zablokujete shift, alebo aktivujete výber v tabuľke.
- **Stiahnutie / roztiahnutie / potiahnutie dvoma prstami**—Týmito gestami nastavíte manuálne mierku grafu alebo prehliadate tabuľku.
- **Dvojitý dotyk**—Dvojitým dotykom prispôbíte mierku grafu dátam, alebo začnete editovanie elementov tabuľky, napríklad dáta v bunke (ak je to povolené), názov stĺpca alebo názov dátovej zostavy.
- **Potiahnutie jedným prstom (od hrany)**—Týmto gestom meníte, ktorá aplikácia sa práve zobrazí.

Prístup na domovskú obrazovku

Dotykom alebo potiahnutím dole z ľavej strany pásu notifikácií zobrazíte domovskú obrazovku.

Dotykom vyberiete aplikáciu, ktorú chcete použiť. Ďalšie detaily nájdete v časti [Ďalšie aplikácie na LabQueste 3](#).

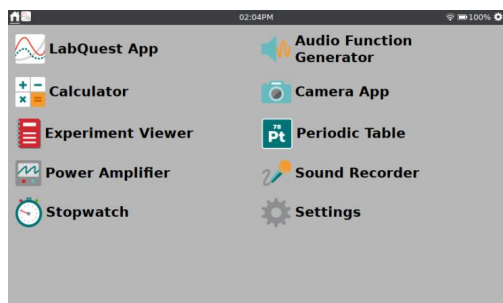

Prístup k nastaveniam

Dotykom alebo potiahnutím dole z ľavej strany pásu notifikácií zobrazíte obrazovku nastavení.

Dotykom vyberiete nastavenie, ktoré chcete zmeniť. Ďalšie detaily nájdete v časti [Prispôsobenie nastavení](#).




Prepínanie medzi bežiacimi aplikáciami


Potiahnutím doľava alebo doprava z hrany obrazovky prepínate medzi bežiacimi aplikáciami. Poradie aplikácií je reprezentované ikonami v ľavej časti pásu notifikácií. Poradie ikon súvisí s poradím, v akom boli jednotlivé aplikácie spustené.

Navigácia na obrazovkách aplikácie LabQuestu


Aplikácie LabQuestu, obrazovky meradla, grafu, tabuľky a poznámok sú prístupné cez dotyk na príslušnú ikonu.

 **Obrazovka merania**—Obrazovka merania sa používa na odčítavanie hodnôt zo senzorov v reálnom čase, na konfigurovanie senzorov a na nastavovanie parametrov zberu dát.


Detailný popis použitia obrazovky merania nájdete v častiach [Konfigurovanie senzorov](#) a [Zmena nastavení zberu dát](#).

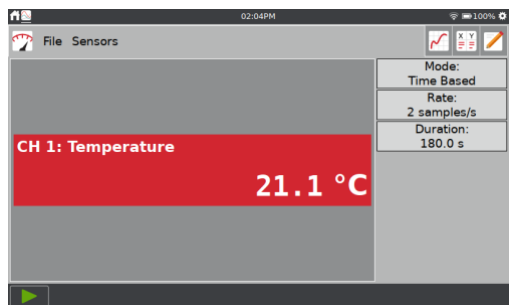


Používanie dotykovej obrazovky


 **Obrazovka grafu**—Na obrazovke grafu si môžete prezerať graf dát a robiť ich analýzy, vrátane prekladania dát krivkami.

Detailný popis použitia obrazovky grafu nájdete v častiach [Nastavenia grafu](#) a [Analýza dát](#).

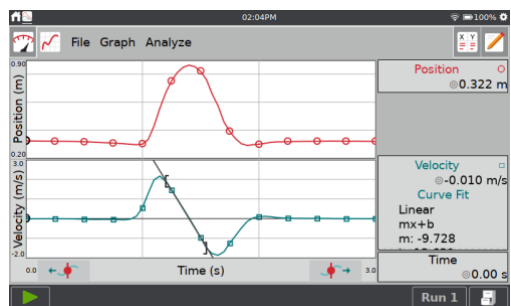


 **Obrazovka tabuľky**—Obrazovka tabuľky sa používa na prezerať dát vo forme tabuľky, na vytváranie vypočítaných stĺpcov a na manuálne zadávanie dát.


Detailný popis použitia obrazovky tabuľky nájdete v častiach [Manuálne zadávanie dát](#) a [Analýza dát](#).

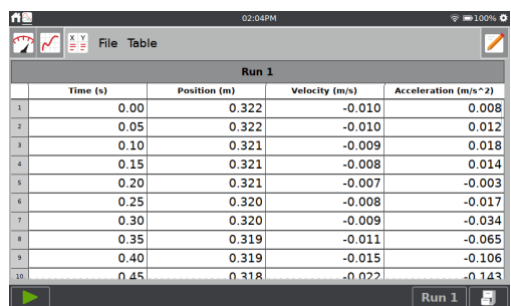

	Time (s)	Position (m)	Velocity (m/s)	Acceleration (m/s ²)
1	0.00	0.322	-0.010	0.008
2	0.05	0.322	-0.010	0.012
3	0.10	0.321	-0.009	0.018
4	0.15	0.321	-0.008	0.014
5	0.20	0.321	-0.007	-0.003
6	0.25	0.320	-0.008	-0.017
7	0.30	0.320	-0.009	-0.034
8	0.35	0.319	-0.011	-0.065
9	0.40	0.319	-0.015	-0.106
10	0.45	0.318	-0.022	-0.143



 **Obrazovka poznámok**—Na obrazovke poznámok si môžete zapisovať vaše pozorovania počas experimentu.

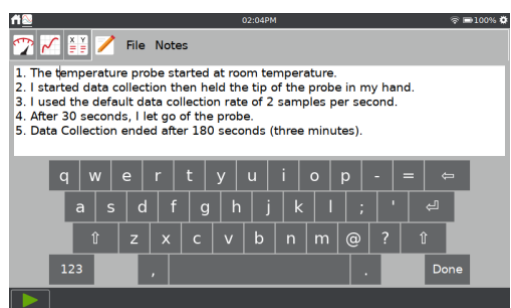

Ďalšie informácie nájdete v časti [Poznámky k experimentu](#).





1. The temperature probe started at room temperature.
2. I started data collection then held the tip of the probe in my hand.
3. I used the default data collection rate of 2 samples per second.
4. After 30 seconds, I let go of the probe.
5. Data Collection ended after 180 seconds (three minutes).

Ovládanie zberu dát


Zber dát z ktorejkoľvek obrazovky aplikácie LabQuestu spustíte dotykom na Zber . Počas zberu dát sa dáta automaticky aktualizujú na grafe aj v tabuľke. Zber môžete predčasne zastaviť dotykom na Stop , alebo môžete počkať na uplynutie nastaveného času zberu.

V režimoch zberu dát na základe udalostí (napr. udalosť so vstupom) sa vpravo od tlačidla Stop zobrazí tlačidlo Uchovaj . V tomto režime musíte sa na záznam dátového bodu dotknúť tlačidla . Ďalšie informácie nájdete v časti [Udalosti so vstupom](#).


Ak je to pri zbere na základe času povolené, vpravo od tlačidla Stop sa zobrazí tlačidlo Dátovej značky . Počas zberu dát, dotykom na  vyznačíte konkrétny záujmový bod. Ďalšie informácie nájdete v časti [Povolenie označovania dát](#).

Zber viacerých priebehov

Ak chcete zbierať ďalšie dáta, prepísaním existujúcich dát, znovu sa dotknite tlačidla Zber.


Ak chcete zbierať ďalšie dáta bez prepisu predchádzajúceho zberu, dotknite sa pred novým zberom dát tlačidla Ulož priebeh .

Ak chcete zobrazíť viacero priebehov dát na tom istom grafe, dotknite sa indikačného tlačidla priebehov **Run 1** a vyberte všetky priebehy.

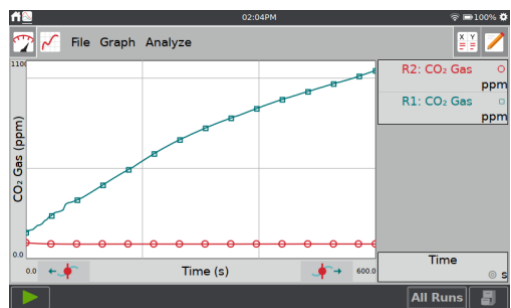

III. PRIPOJENIE SENZOROV


Zoznam senzorov kompatibilných s LabQuest 3 nájdete na <https://www.vernier.com/lq3-sensors>.

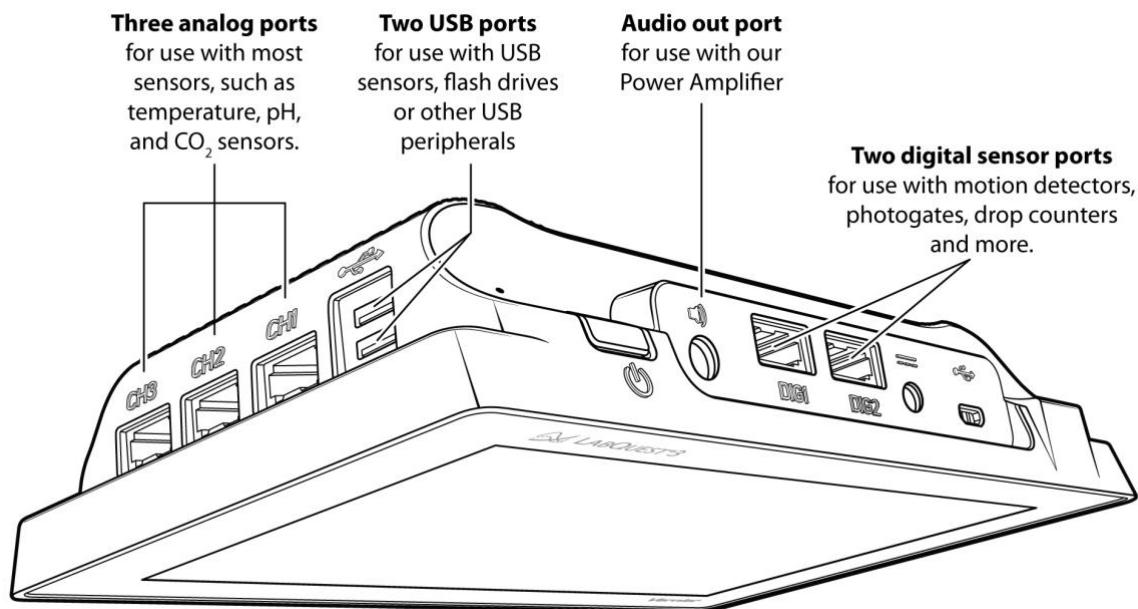

Káblové senzory

Káblový senzor zapojte do príslušného senzorového portu. LabQuest zobrazí panel merania a nastaví štandardnú frekvenciu zberu dát pre daný senzor.


Rada! Ak pripojíte senzor typu Go Direct®, ktorý má viacero senzorových kanálov, môžete zmeniť konfiguráciu senzorového kanála a použiť kanál senzora podľa potreby. Pozrite si [Konfigurácia kanálov senzora Go Direct](#).

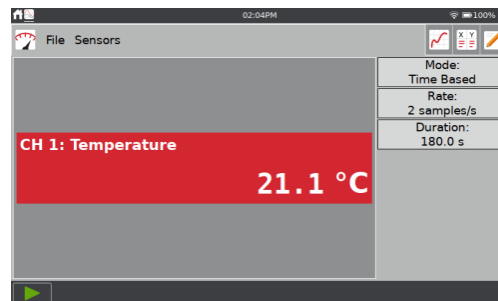

Manuálne nastavenie senzora

Ak nedôjde k automatickej identifikácii káblového senzora typu (BTA) alebo (BTD), môžete ho nastaviť manuálne.


V menu Sensory vyberte Nastavenie senzora. Dotknite sa poľa Bez senzora, pri kanáli, na ktorom je daný senzor pripojený. Zo zoznamu vyberte príslušný senzor a dotknite sa OK.

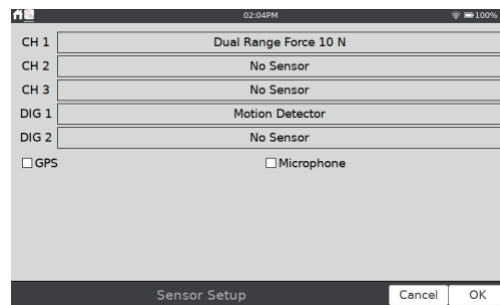

Bezdrôtové senzory



Bezdrôtový senzor pripojíte nasledujúcim spôsobom.

1. V menu Súbor vyberte Nový. Zapnite senzor, dotknite sa Sensory ► Nastavenie bezdrôtového zariadenia a vyberte typ senzora.
2. Vyberte senzor so zoznamu a dotknite sa OK.

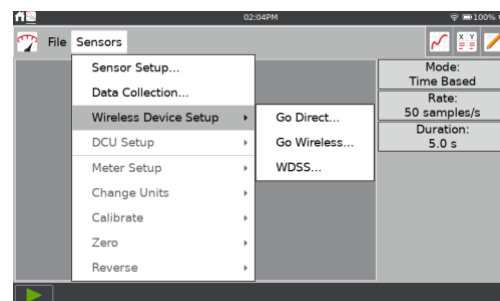

3. Niektoré GoDirect senzory majú viacero senzorových kanálov. Tieto senzory majú svoje štandardné konfigurácie, ktoré nemusia používať všetky dostupné kanály daného senzora.

Dotknite sa meradla daného senzora a dotykcom na Sensorové kanály otvorte konfiguračnú obrazovku. Vyberte senzorové kanály, ktoré potrebujete, a dotknite sa OK.

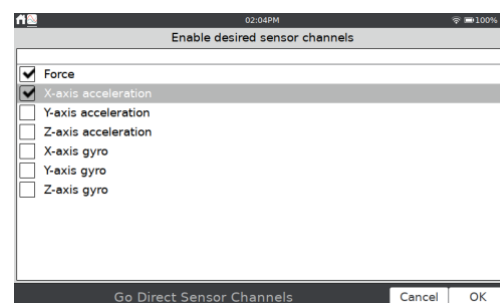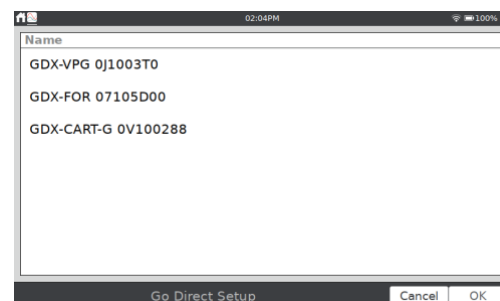

Pripojenie senzorov

Ak pripájate Bezdrôtový senzorový systém (WDSS) a dané zariadenie sa nezobrazuje na počiatočnej obrazovke skenovania, musíte skenovanie zariadení zopakovať. Keď je zariadenie pripojené, vyberte senzory, ktoré potrebujete.

4. LabQuest automaticky nastaví štandardnú frekvenciu zberu dát pre daný senzor.

Rada! Súčasne je možné pripojiť najviac tri Go Direct® senzory a tri Go Wireless® senzory.





Zabudované senzory

LabQuest má dva zabudované senzory: GPS a mikrofón. Zabudované senzory spustíte cez Nastavenie senzorov v menu Senzory. V dialógovom okne nastavenia senzora označte príslušné okienko zabudovaného senzora. Dotykom na OK sa vrátite na obrazovku merania.



LabQuest automaticky nastaví štandardnú frekvenciu zberu dát pre daný senzor.

GPS—zabudovaný senzor globálneho polohovania (GPS) zbiera údaje o zemepisnej šírke, dĺžke a výške, a dá sa použiť spolu s inými senzormi. Ako jednotky merania si môžete zvoliť dekadické stupne, stupne minúty alebo UTM.

Rada! Zachytenie signálu z dostatočného počtu satelitov môže trvať 15 aj viac minút, kým sa začne indikovať poloha. Toto platí zvlášť v prípade, keď je senzor použitý prvýkrát alebo nebol určitú dobu používaný. **Neodporúčame používanie GPS vnútri budov.**

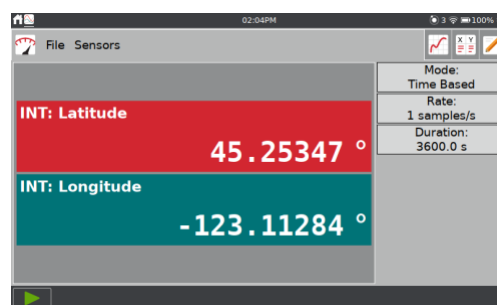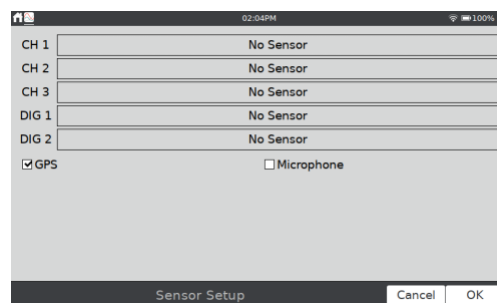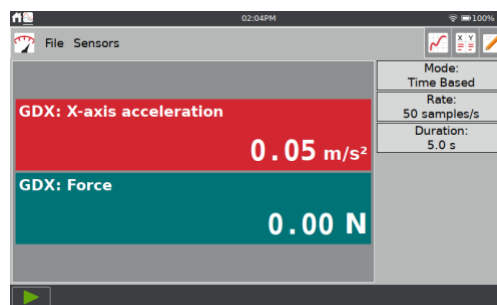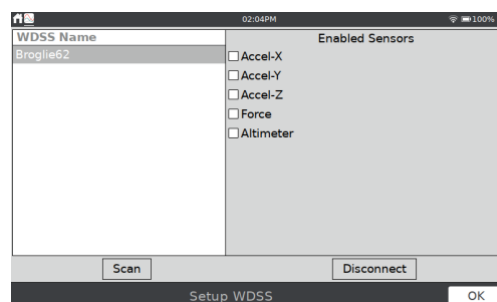

Mikrofón—zabudovaný mikrofón sa nachádza vzadu na LabQueste, pri hlavnom vypínači, podľa nasledujúceho obrázku. Senzor sa používa na zobrazovanie vlnových priebehov zvuku. Nemeria hladinu hluku (decibely).

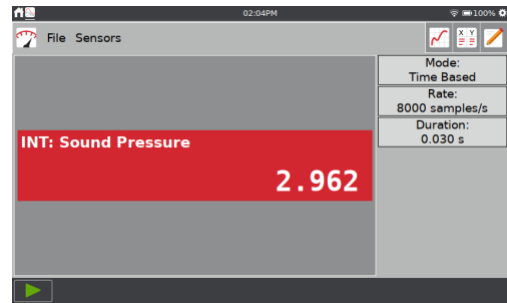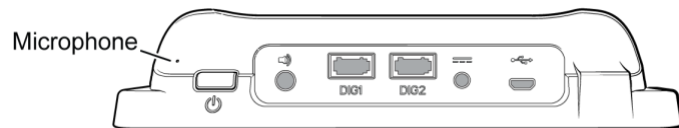

Začínáme so zberom dát a ich analýzou.

IV. ZAČÍNAME SO ZBEROM DÁT A ICH ANALÝZOU.

Nasledujúcim postupom môžete ihneď začať so základným zberom dát. Detailné informácie nájdete v časti [Použitie aplikácie LabQuest App](#).

1. Zapnite LabQuest stlačením a pustením hlavného vypínača, ktorý je na hornej hrane prístroja. Automaticky sa spustí aplikácia LabQuest App.
2. V menu Súbor vyberte Nový a pripojte nejaký senzor podľa časti [Pripojenie senzorov](#)





LabQuest automaticky identifikuje senzor, zobrazí panel merania a nastaví štandardnú frekvenciu zberu dát pre daný senzor.

3. Dotknite sa tlačidla Zber ►. LabQuest prepne na obrazovku grafu a začne zber dát. Pri väčšine senzorov sa zbierané dáta zobrazujú v reálnom čase.


Zber dát môžete ukončiť aj predčasne dotykom na Stop ■. Po skončení zberu dát sa automaticky nastaví mierka grafu, aby sa zobrazili všetky dáta.

4. Dotykom na graf môžete preskúmať oblasť vášho záujmu. Súradnice vyšetřovaného bodu sa zobrazujú na paneli vpravo od grafu. Kurzor môžete posunúť doľava ◀ alebo doprava ▶ dotykom na iný bod alebo na tlačidlá prieskumu.

Rada! Graf môžete posúvať a zväčšovať podľa potreby pomocou gesta stiahnutím a rozťahnutím dvoch prstov. Dvojitým dotykom jedným prstom zmeníte mierku tak, že sa zobrazia všetky dáta.

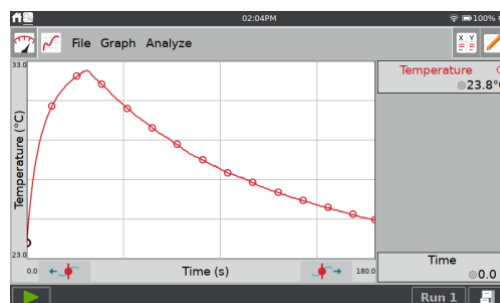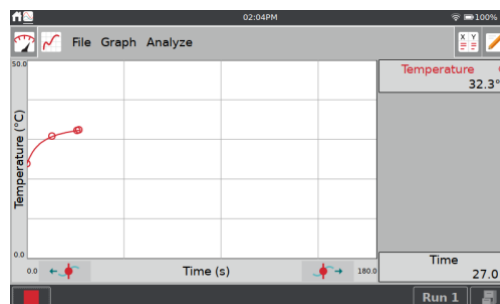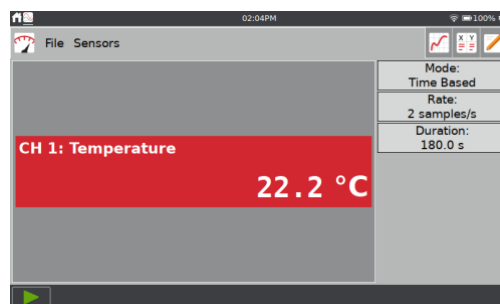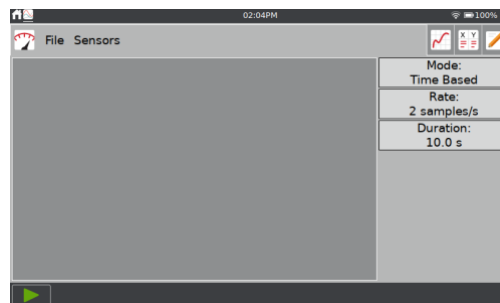


5. Na analýzu dát môžete vybrať všetky dáta alebo len časť dát. Oblasť dát na analýzu vyberiete označením dát dotykom a potiahnutím po grafe.

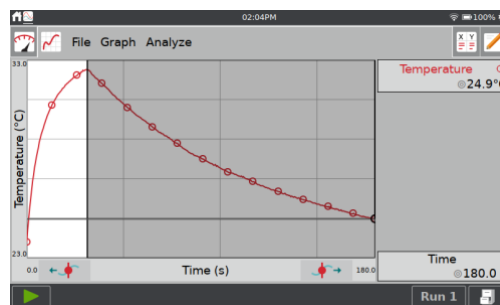

Statistika

Štatistiku vybraných dát vyberiete cez menu Analýza, Štatistika. Dotykom na označovacie okienko vyberiete stĺpec dát. Štatistické informácie sa potom zobrazia na paneli vpravo od grafu.


Ak chcete odstrániť zobrazenie štatistiky, dotknite sa na obrazovke grafu položky Analýza, vyberte Štatistika a zrušte označenie príslušného okienka.

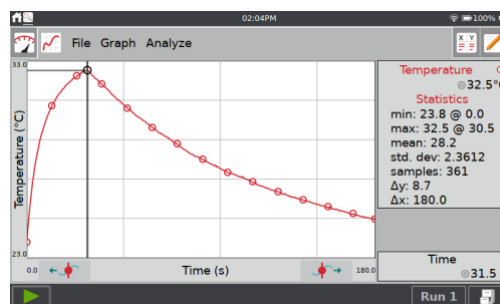

Preloženie krivkou

Vybrané dáta môžete preložiť vypočítanou funkciou tak, že v menu Analýza kliknete na Preloženie krivkou. Dotykom na označovacie okienko vyberte stĺpec dát (štandardne sa zobrazuje lineárna funkcia). Dotknite sa rozvinovacieho zoznamu Rovnica preloženia a vyberte požadovanú rovnicu.

LabQuest automaticky stanoví a zobrazí koeficienty rovnice preloženia a zobrazí náhľad príslušnej krivky na grafe. Dotykom na OK aplikujete dané preloženie a vrátite sa na obrazovku grafu.

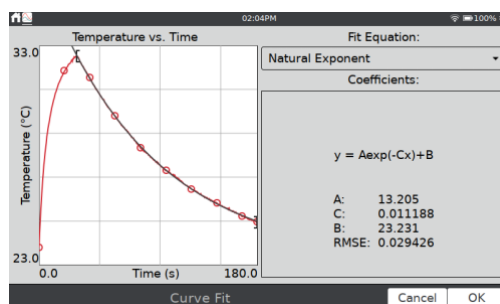



Keď chcete zrušiť preloženie, vyberte v menu Analýza položku Preloženie krivkou a zrušte príslušné označenie okienka.

Rada! Koeficienty preloženia nie je možné nastavovať manuálne. Ak chcete zadať vlastné parametre, pozrite si [Modelovanie](#) v časti Analýza dát.

Začíname so zberom dát a ich analýzou.

6. Zber ďalších dát.

- Ak chcete zbierať ďalšie dáta, prepísaním existujúcich dát, znovu sa dotknite tlačidla Zber .
- Ak chcete zbierať ďalšie dáta bez prepisu predchádzajúceho zberu, dotknite sa pred novým zberom dát tlačidla Ulož priebeh .
- Keď máte viacero priebehov, dotykom na **Run 1** vyberiete priebeh, ktorý chcete zobrazíť na grafe. Môžete zobrazíť aj všetky priebehy. Ďalšie informácie nájdete v časti [Výber, čo sa zobrazí na grafe](#).
- Ak chcete zrušiť dáta a začať znovu, v menu Súbor vyberte Nový. Ak máte neuložené dáta, objaví sa výzva uložiť alebo zahodiť dáta. Dáta môžete uložiť do LabQuestu alebo na pripojený USB kľúč. Ďalšie informácie nájdete v časti [Správa LabQuest App súborov](#).

V. POUŽITIE APLIKÁCIE LABQUEST APP

Ústrednou aplikáciou LabQuestu 3 je softvér zberu a analýzy LabQuest App. Keď zapnete LabQuest, automaticky sa spustí LabQuest App. Ak sa LabQuest App nezobrazuje na obrazovke, spustíte ho cez domovskú obrazovku. Pozrite [Prístup na domovskú obrazovku](#).


Príprava na zber dát

Zber dát na LabQueste začína na obrazovke merania, čo je základná obrazovka LabQuest App. Na tejto obrazovke môžete vidieť údaje zo senzorov v reálnom čase, ako aj sumarizáciu nastavení zberu dát. Okrem toho, môžete sa tu dostať k nástrojom na zmenu a prispôsobenie týchto nastavení pre konkrétny experiment.

Spustenie nového súboru

Keď vyberiete Nový v menu Súbor, resetujete všetky parametre zberu dát, ako aj kalibrácie senzorov, ktoré nie sú uložené v senzoroch, na ich štandardné hodnoty. Ak máte neuložené dáta, pred pokračovaním sa objaví výzva uložiť alebo zahodiť dáta.


Rada! Predtým, než pripojíte bezdrôtové senzory alebo manuálne zapnete zabudované senzory, otvorte nový súbor. Keď spustíte nový súbor, tieto typy senzorov sa odpoja.

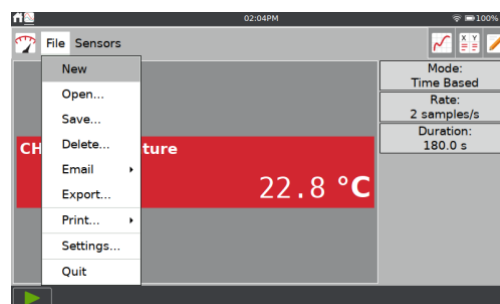

Prehľad o zbere dát

Prehľad nastavení zberu dát (napr. režim, frekvencia zberu, trvanie) sa zobrazuje na paneli vpravo od panelov meradiel senzorov.

Ak nastavenia nie sú vhodné pre váš experiment, dotykom na prehľad prejdete do dialógu nastavenia zberu dát.

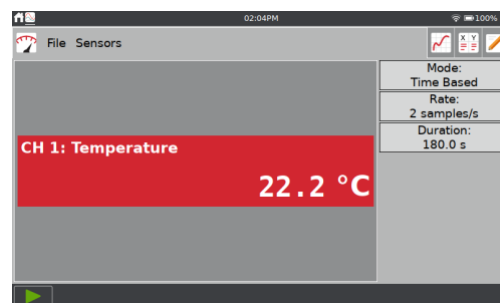

Zmena nastavení zberu dát.

Pri väčšine senzorov je štandardný režim zberu dát režim na základe času. Štandardná frekvencia zberu pre pripojený senzor sa automaticky nastaví, keď LabQuest identifikuje daný senzor. Keď chcete zmeniť nastavenia zberu dát, dotknite sa poľa prehľadu, alebo v menu Sensory vyberte Zber dát.

Parametre uvedené v dialógu Zber dát závisia od vybraného režimu zberu dát.




Režimy zberu dát sú: na základe času, udalosti so vstupom, vybrané udalosti, časovanie fotobrány, plné spektrum, plynová chromatografia, počítanie kvapiek a dátová matica.

Režim: Zber na základe času

Štandardným režimom zberu dát pri väčšine senzorov je zber na základe času. V tomto režime sa údaje zo senzora zaznamenávajú v pravidelných časových intervaloch.


Nastaviteľnými parametrami pri tomto režime je frekvencia zberu dát (alebo interval) a trvanie zberu dát. Na základe týchto parametrov sa zobrazí celkový počet vzoriek, ktoré budú zozbierané.

Výstražné upozornenia—V niektorých situáciách sa môžu údaje frekvencie zberu, intervalu a celkového trvania zberu zobrazovať oranžovo alebo červeno. Oranžové zobrazenie znamená, že nastavená frekvencia je menšia alebo väčšia, ako je odporúčané nastavenie pre daný senzor, alebo že celkový počet vzoriek môže ovplyvniť výkon zariadenia. Môžete zbierať dáta s týmito nastaveniami, ale môže dôjsť k neočakávaným výsledkom zberu.

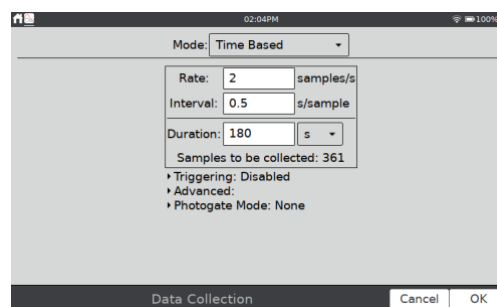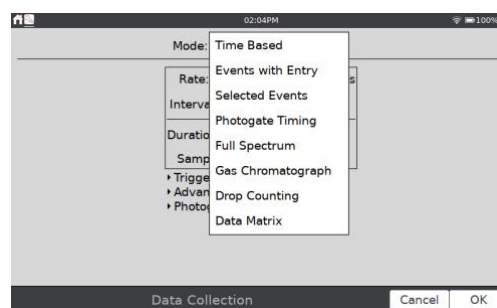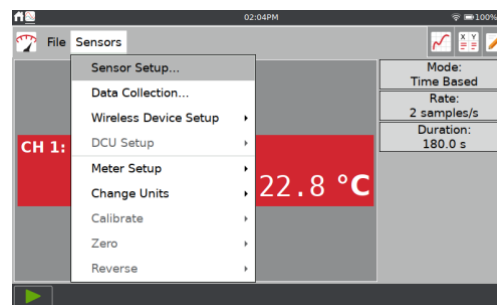


Červené zobrazenie znamená jednu z nasledujúcich situácií, a dialógové okno nebude možné ukončiť, kým problém nastavenia nevyriešite.

- Nastavená frekvencia zberu dát je menšia alebo väčšia, ako je daný senzor alebo pripojené zariadenie schopné podporovať.
- Počet vzoriek zberu prekračuje možnosti ich uloženia.
- Počet vzoriek prekračuje 2000 (pri frekvenciách zberu vyšších ako 80.000 vzoriek/s).

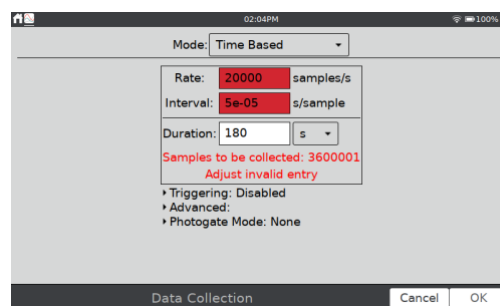


Podmienené spúšťanie—podmienené spúšťanie je k dispozícii len pri časovom režime zberu dát. Keď je povolené, pred spustením zberu dát bude LabQuest čakať na splnenie podmienky spúšťania. Podmienené spúšťanie nastavíte tak, že vyberiete senzor a nastavíte podmienky spúšťania. Môžete tiež nastaviť počet bodov, ktoré sa uložia, pred dosiahnutím podmienky spustenia.

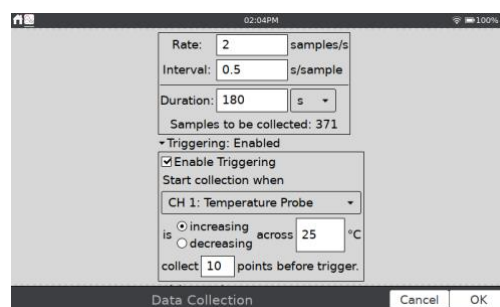

Pokročilé—pole pokročilých nastavení má tri možnosti, ktoré sa dajú nezávisle povoliť výberom príslušného označovacieho okienka.

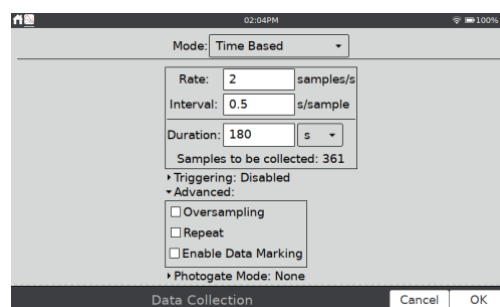

- **Prevzorkovanie** sa dá použiť pri frekvenciách zberu dát nižších ako desať vzoriek za sekundu. Pri povolení, senzor bude vzorkovať vyššou, ako nastavenou frekvenciou. Aplikácia bude priemerovať tieto hodnoty a výsledkom bude priemerná hodnota pre jednotlivé intervaly zberu.




Prevzorkovanie sa dá použiť na potlačenie šumu v meraní tým, že sa skombinuje viacero meraní do jednej hodnoty. Ako príklad uvádzame, že prevzorkovanie môže potlačiť vplyv neviditeľných, ale existujúcich odchýlok, napríklad blikanie svetelného zdroja.

- **Opakovanie** sa dá použiť pri frekvenciách zberu dát najviac 500 vzoriek za sekundu. Keď je povolené, po skončení aktuálneho zberu dát sa ihneď začne zber ďalšieho priebehu. Toto je užitočné pri prieskumnom meraní.

Rada! Spustenie nasledujúceho zberu priebehu dát prepíše predchádzajúci priebeh.

- **Povolenie označovania dát** sa dá použiť na vyznačenie dátových bodov záujmu počas časového zberu dát. Pri povolení sa počas zberu dát objaví pri tlačidle stop tlačidlo označovania dát . Dotykom na  vyznačíte konkrétny záujmový bod. Po skončení zberu dát sa dátové značky dajú na paneli vpravo od grafu pomenovať.

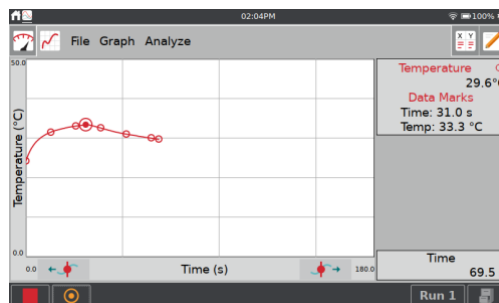


Režim fotobrány—tento režim sa používa na experimenty s fotobránou so súčasným použitím senzora s časovým zberom dát. Napríklad, impulz a hybnosť a experimenty s dostredivou silou s použitím fotobrány a senzora sily na zber potrebných dát. Pozrite [Časovanie fotobrány](#).


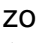
Režim: Udalosti so vstupom

Experimenty niekedy závisia na iných mierach ako je čas. Napríklad, pri Boyleho zákone sa skúma tlak ako funkcia objemu plynu v uzavretej nádobe.


Rada! Pri režime udalostí so vstupom sa nezaznamenáva informácie o čase.

- **Názov a jednotky**—pre jednotlivé nezávislé premenné zadajte názov a jednotky merania.
- **Priemerovanie za 10 sekúnd**—Môžete si zvoliť priemerovanie dát za 10 sekúnd a indikovanie priemernej hodnoty týchto dát. Keď je táto voľba aktívna, vždy keď urobíte záznam dátového bodu, budú sa dáta zbierať 10 sekúnd a zaznamená sa ich priemerná hodnota.

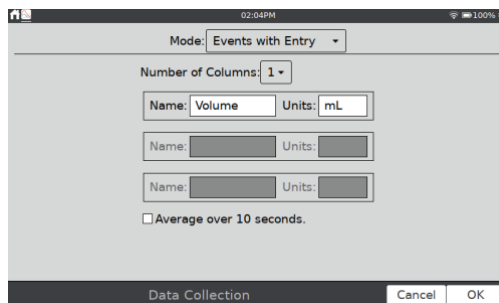

V režime udalostí so vstupom sa počas zberu dát objaví pri tlačidle stop tlačidlo Uchovaj . Dotykom na  zaznamenáte hodnotu zo senzora (napr. tlak plynu pri experimente s Boyleho zákonom).


Súčasne sa objaví výzva zadať hodnotu nezávislej premennej (napr. objem plynu pri experimente s Boyleho zákonom). Dáta zo senzora sa vynesú na graf ako funkcie nezávisle zadanej premennej.

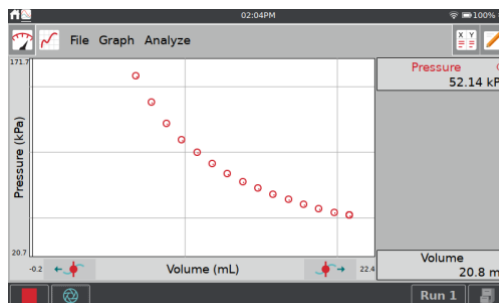

Režim: Vybrané udalosti

Režim vybraných udalostí je podobný režimu udalostí so vstupom s tým rozdielom, že ako nezávislé premenné sa zaznamenávajú referenčné čísla záznamov 1, 2, 3 atď.


- **Názov a jednotky**—pre jednotlivé nezávislé premenné zadajte názov a jednotky merania.
- **Priemerovanie za 10 sekúnd**—Môžete si zvoliť priemerovanie dát za 10 sekúnd a indikovanie priemernej hodnoty týchto dát.
- **Použitie stĺpca času**—Túto možnosť si vyberte, keď chcete namiesto referenčného čísla ako nezávislej premennej zaznamenávať čas.

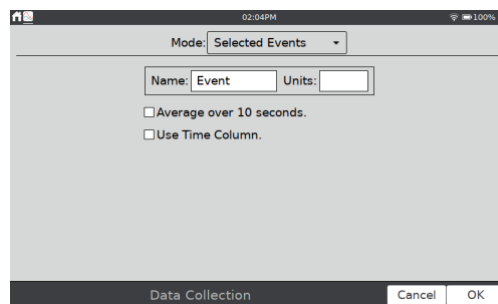

Režim: Časovanie fotobrány

Fotobrány vyžadujú odlišnú zostavu možností časovania. Keď je detekovaná káblová fotobrána, alebo keď je Go Direct® fotobrána nastavená na použitie iba kanálov Stavú brány, LabQuest App zvolí štandardne režim Časovania fotobrány.

Na ukončenie zberu dát v tomto režime máte dve možnosti: tlačidlo Stop, alebo ukončenie po definovanom počte udalostí. Pás signálov zablokovanie/odblokovanú fotobrány predstavuje dve udalosti. rastrové pravítko s 8 pásmi teda potrebuje zastaviť zber dát po 16 udalostiach.

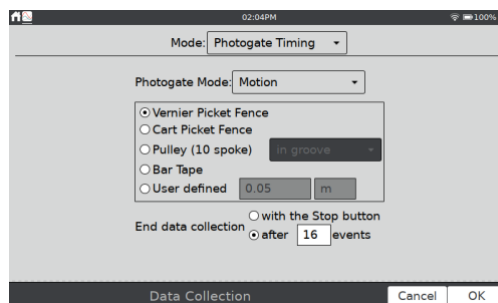


Príslušný režim fotobrány si vyberte podľa druhu experimentu. Ďalšie informácie nájdete v

- **Káblové (BTD) fotobrány** www.vernier.com/til/3329
- **Go Direct fotobrány** www.vernier.com/til/4314

Režim: Plné spektrum

Keď je detegovaný spektrometer, LabQuest App zvolí štandardne režim Plné spektrum. V tomto režime je možné merať intenzitu, absorbcanciu, fluorescenciu alebo % transmitanciu ako funkcie vlnovej dĺžky.

- Pre experimenty s Beerovým zákonom so spektrometrami použite režim Udaloš' so vstupom.

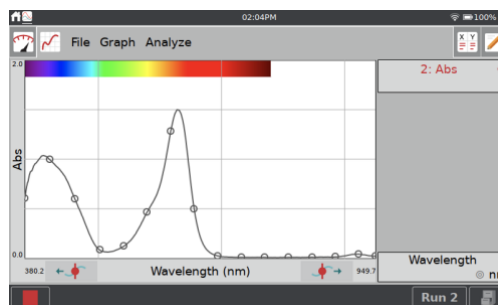


Použitie LabQuest® App

- Pre kinetické experimenty použite zber dát na základe času.

Režim: Plynový chromatograf

Keď je detekovaný Vernierov mini plynový chromatograf (napr. Vernier Mini GC™ Plus), LabQuest App zvolí štandardne režim Plynový chromatograf. V tomto režime má používateľ možnosť nastaviť rozličné parametre na dosiahnutie potrebného teplotného a tlakového profilu pre daný experiment.


Pri začiatku zberu dát sa objaví zostava štandardných parametrov. Dotykom na pole parametru môžete zadať jeho novú hodnotu alebo nastaviť hodnotu pomocou tlačidiel. Tieto parametre sa zobrazia v prehľade vpravo pri grafe závislosti teploty od času. Po nastavení parametrov dotykem na OK spustíte zohrievanie prístroja.

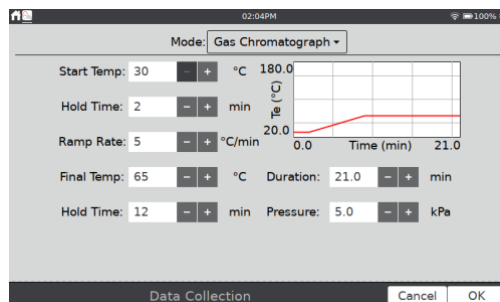

Režim: Počítanie kvapiek

LabQuest App zvolí štandardne tento režim keď je pripojené káblové Vernierovo počítadlo kvapiek alebo Go Direct® počítadlo kvapiek. Pri použití tohoto režimu sa dátové body zaznamenávajú vždy pri detekcii kvapky počítadlom kvapiek. Informácie o kalibrácii počítadla kvapiek nájdete v


- Vernier Drop Counter
www.vernier.com/manuals/vdc-btd
- Go Direct Drop Counter
www.vernier.com/manuals/gdx-dc

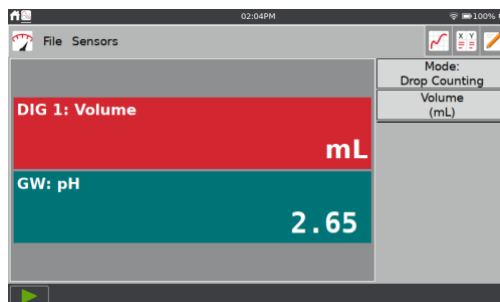

Režim: Dátová matica

Tento režim je užitočný pri práci mimo laboratória. Poskytuje možnosť zberu dát s referenciou dvoch parametrov, lokalitou zberu dát a dátumom zberu dát. Môžete zbierať dáta až z ôsmich senzorov, ich pridávaním alebo odoberaním počas zberu dát.


Ďalšie informácie nájdete na www.vernier.com/tit/2366

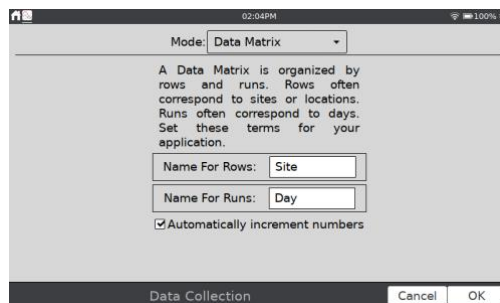

Nastavenie Digitálnej riadiacej jednotky DCU

Pripojte digitálnu riadiacu jednotku (DCU) na jeden z digitálnych portov LabQuestu. V menu senzory vyberte Nastavenie DCU a vyberte DCU.


- **Test DCU**—Manuálne zapnutie a vypnutie digitálnych liniek DCU.
- **Konfigurácia aktivácie**—Aktivácia digitálnych liniek pomocou logických výrazov na základe údajov zo senzora.
- **Štart aktivácie**—Aplikovanie digitálnych logických výstupov ihneď, alebo len pri zbere dát.

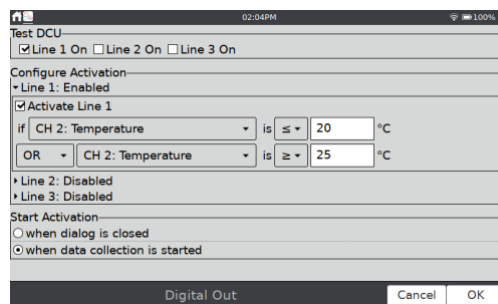

Keď je aktivovaný digitálny výstup, automatická identifikácia senzorov na porte používanom DCU je zakázaná. LabQuest App nedeteguje odpojenie DCU alebo pripojenie iného digitálneho senzora na tento port. Keď chcete vypnúť digitálny výstup a znovu zapnúť automatickú identifikáciu senzorov na tomto porte, v menu Súbor vyberte Nový.

Konfigurovanie senzorov


Na obrazovke merania sa zobrazuje pre každý pripojený senzor panel digitálneho meradla. Dotykom na meradlo senzora zobrazíte možnosti zmeny nastavení senzora. Možností, ktoré sú dostupné, závisia od daného senzora. Môže to byť nastavenie kanálov, zmena jednotiek, kalibrácia, nulovanie a obrátenie odčítavanie hodnôt senzora. Mnohé z týchto možností sú prístupné aj cez menu Senzory.

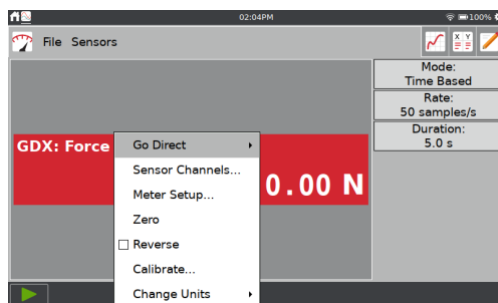

Konfigurácia kanálov senzora Go Direct.

Mnohé Go Direct® senzory majú viacero senzorových kanálov. Tieto senzory majú svoje štandardné konfigurácie, ktoré nemusia používať všetky dostupné kanály daného senzora.

Dotknite sa meradla daného senzora a dotykom na Sensorové kanály otvorte konfiguračnú obrazovku. Vyberte sensorové kanály, ktoré potrebujete, a dotknite sa OK.

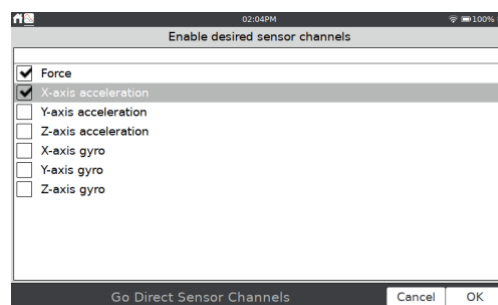

Typ meradla

Štandardný typ meradla je digitálne meradlo. Meradlo môžete zobraziť aj ako analógové meradlo.

Ak chcete zobraziť analógové meradlo, dotknite sa meradla a vyberte Nastavenie meradla.





- **Typ meradla**—Môžete si vybrať digitálne, analógové (stĺpcové) alebo analógové (ručičkové) meradlo.
- **Rozsah analógového meradla**—Zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu numerického rozsahu zobrazeného na analógovom meradle. Štandardné hodnoty sú rovnaké, ako hodnoty použité pri nastavení grafu.
- **Ukáž digitálne hodnoty**—Pri voľbe tohoto nastavenia sa budú na analógovom meradle zobrazovať digitálne hodnoty senzora.

Rada! Vernierove senzory energie používajú štandardne analógové meradlá. Všetky ostatné senzory používajú digitálne meradlá.


Názov meradla a zobrazovaná presnosť

Názov stĺpca a štandardná zobrazovaná presnosť sa stanovujú na základe konkrétneho senzora. Ak je to potrebné, tieto hodnoty môžete zmeniť.

Na obrazovke tabuľky vyberte v menu Tabuľka Možnosti dátového stĺpca. Vyberte stĺpec, ktorý prislúcha meradlu, ktoré chcete zmeniť.

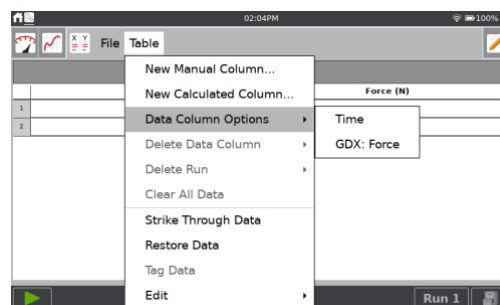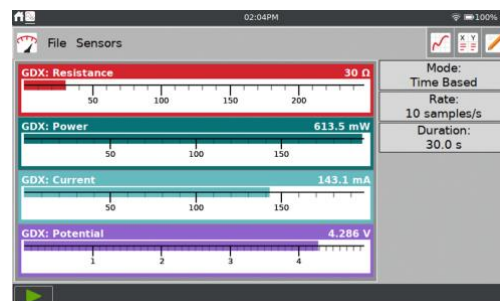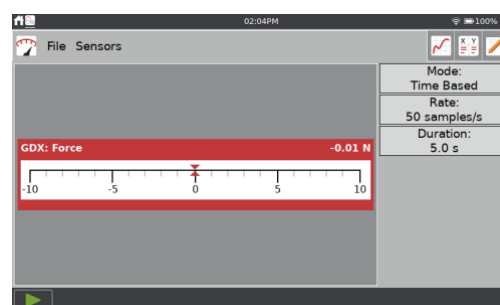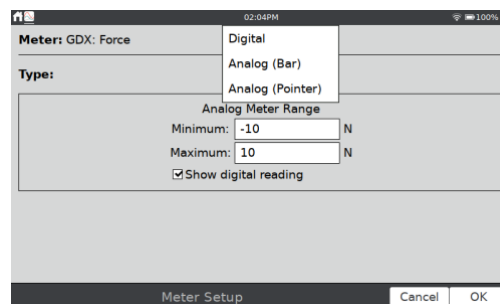


- **Názov**—Zmena názvu stĺpca.
- **Jednotky**—Ak sa hodnoty senzora dajú zobrazovať v rôznych meracích jednotkách, môžete to zmeniť tu.
- **Zobrazovaná presnosť**—Voľba počtu desatinných miest, alebo významných údajov, ktoré sa budú zobrazovať na meradle. Môžete si tiež zvoliť zobrazovanie údajov vo vedeckom zápise.

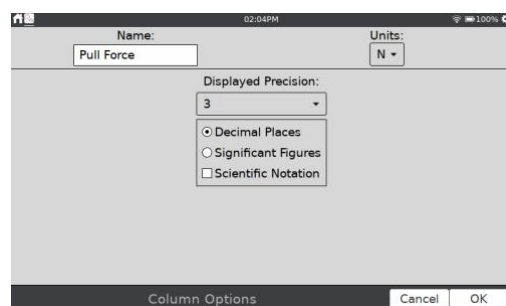

Zmena jednotiek

Niektoré senzory umožňujú zobrazovať údaje v iných jednotkách. Vo všeobecnosti sú pri jednotlivých senzorech štandardnými jednotkami SI jednotky. Dotknite sa meradla, vyberte Zmena jednotiek a vyberte požadovanú jednotku.

Výberom novej jednotky sa aktualizujú všetky existujúce aj budúce dáta daného senzora. Nie všetky senzory umožňujú zmeniť jednotky.

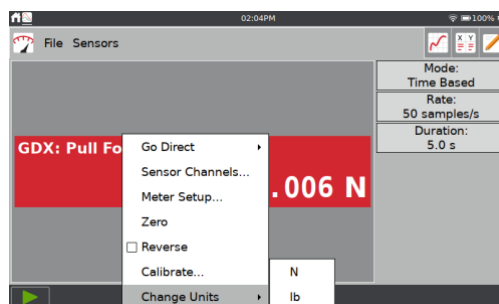

Kalibrácia senzora

Väčšina senzorov používa individuálnu kalibráciu uloženú v senzore. Niektoré zo senzorov vyžadujú kalibrovanie. Kalibrovanie senzora spustíte cez menu Sensory, Kalibrácia. Aktualizovanie kalibrácie nezmení už nazbierané dáta.


Ďalšie informácie o kalibrácii senzora nájdete tu www.vernier.com/til/3394, alebo v návode k danému senzoru. Nie všetky senzory sa dajú kalibrovať.



Nulovanie údajov senzora

Dotykom na meradlo a výberom Nulovanie vynuluje momentálny údaj zo senzora. Tým pridáte ku všetkým nasledujúcim údajom zo senzora ofset. Už nazbierané dáta sa týmto nezmenia. Nie všetky senzory sa dajú nulovať.


Rada! Dajú sa vynulovať aj všetky pripojené senzory tak, že vyberiete Nulovanie v menu Sensory a zvolíte Všetky senzory.

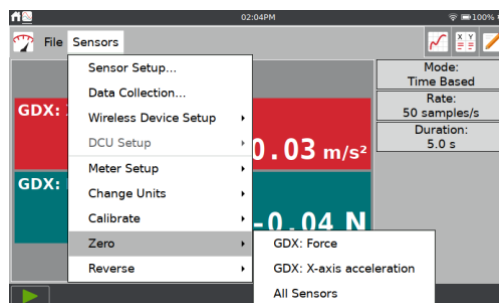

Obrátenie indikovania údajov senzora

Niektoré senzory merajú kladné aj záporné hodnoty. Napríklad, senzor sily indikuje štandardne kladné hodnoty pri ťahaní a záporné pri tlačení.

Dotykom na meradlo a výberom Obráť zmeníte znamienko údajov na opačné, ako je štandardná indikácia. Nie pri všetkých senzoch sa dá obrátiť indikovanie hodnôt.

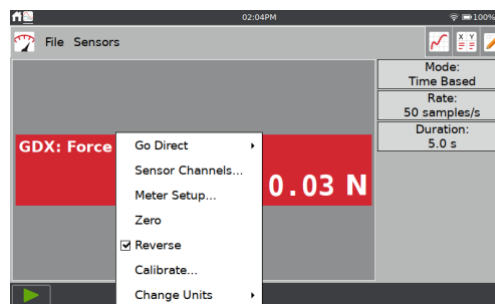

Nastavenie grafov


Štandardná konfigurácia grafu závisí od pripojených senzorov a zvoleného režimu zberu dát. Štandardné správanie sa grafu môžete zmeniť. Graf môžete zmeniť pred alebo aj po zbere dát.

Jeden alebo dva grafy


Počet grafov, ktoré sa zobrazujú, závisí od pripojených senzorov. Pri väčšine senzorov sa zobrazuje jeden graf, niektoré však zobrazia dva grafy, napríklad senzor pohybu. Keď používate viacero senzorov, senzory s rôznymi jednotkami sa vynášajú na rôzne osi, ak je to možné. Dáta zo senzorov (a [Go Direct senzorové kanály](#)), ktoré boli pripojené pred zberom dát, sa automaticky vynášajú na grafe. Sensory, ktoré boli pripojené po zbere dát, sa nepridajú automaticky do grafov.

Počet zobrazovaných grafov môžete zmeniť cez Zobrazenie grafu. V menu Graf vyberte Ukáž graf a zvolte požadovanú konfiguráciu grafu.

- **Celá šírka**—Táto možnosť zobrazí graf(y) s využitím celej šírky obrazovky tak, že detaily grafu zobrazené vpravo od grafu skryje.
- **Ukáž spektrum**—Pri použití spektrometra môžete ovládať farebné pozadie grafu ako celá obrazovka, úzky pás a bez zobrazenia.

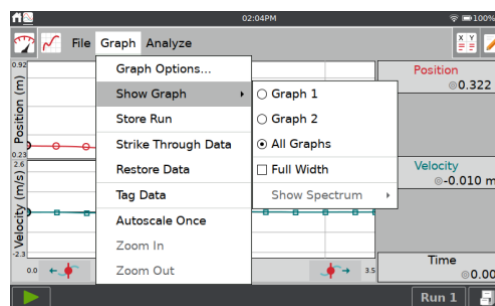


Pri zobrazení dvoch grafov majú grafy spoločnú os X. Keď zmeníte príslušný dátový stĺpec a zmeníte mierku nezávislej osi, zmena sa bude týkať oboch grafov.

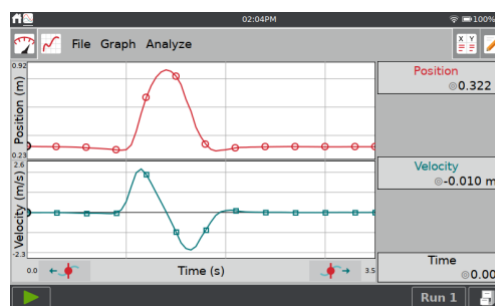


Výber, čo sa zobrazí na grafe


Výber, čo sa má zobrazovať na grafe urobíte dotykom na označenie osi grafu a pridaním alebo odobraním stĺpca, ktorý sa má zobraziť.

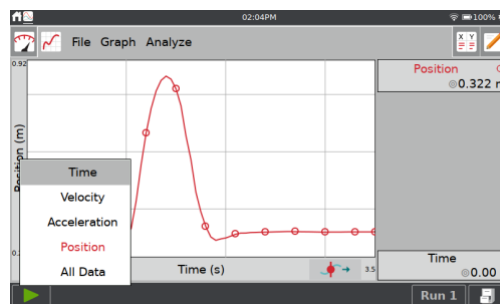

Keď sú k dispozícii dáta z viacerých priebehov, môžete si vybrať, ktorý priebeh sa zobrazí, alebo môžete zobrazit' všetky priebehy. Dotknite sa tlačidla výberu priebehov **Run 1** a vyberte priebeh, ktorý chcete zobrazit'.

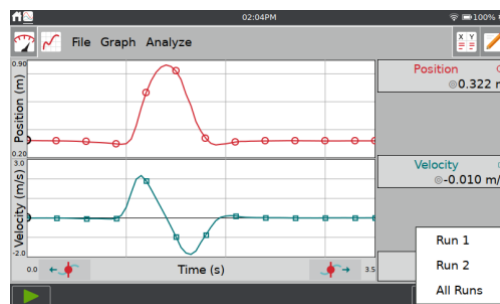

K ďalším možnostiam ovládania nastavenia grafu sa dostanete cez menu Graf, Možnosti grafu.

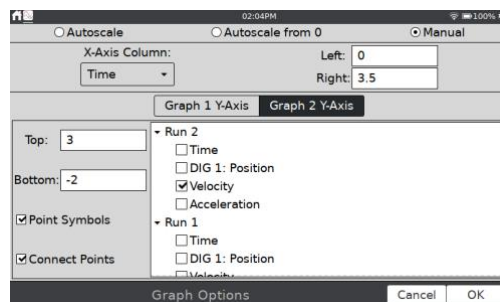

Cez dialóg Možnosti grafu môžete zmenit' štýl čiar na grafe.

- **Symboly**—Vyznačenie niektorých, nie všetkých, bodov grafu značkou (napr. krúžkom alebo trojuholníkom).
- **Spájanie bodov**—Spájanie kontinuálnych dátových bodov (v poradí podľa tabuľky dát) segmentami z rovných čiar. Poradie spájania bodov je určené ich poradím v tabuľke dát. Tieto čiary pomáhajú sledovať očami trend v dátach, nie sú preložením dát krivkou. Štandardne je spájanie bodov pri zbere dát na základe času zapnuté a pri zbere dát na základe udalosti, napríklad pri udalostiach so vstupom, vypnuté.


Mierka grafu

Mierka grafu sa nastavuje automaticky podľa pripojených senzorov a režimu zberu dát. Počas zberu dát sa mierka grafu automaticky mení tak, aby boli zbierané body viditeľné na grafe. Po skončení zberu dát sa automaticky aktualizuje mierka grafu, aby sa zobrazili všetky dáta. Ak je to potrebné, môžete mierku nastaviť manuálne.

Možností automatickej mierky

Nastavenie automatickej mierky môžete zmeniť v menu Graf, Možnosti grafu. Sú tam tri možnosti.

- **Automatická mierka**—Štandardný režim a funkcie podľa predchádzajúceho popisu.
- **Automatická mierka od 0**—Rovnaké ako predchádzajúca možnosť, len na grafe vždy bude počiatok súradnicovej sústavy.
- **Manuálne**—Mierka, podľa vášho nastavenia.

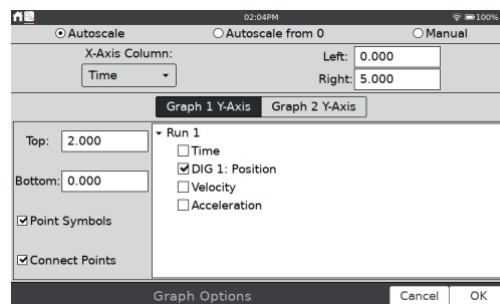

Manuálne nastavenie mierky grafu gestami


Stiahnutím/rozťahnutím a potiahnutím dvoma prstami nastavte mierku grafu podľa potreby. Neodporúčame meniť mierku grafu počas zberu dát, len v prípade, že automatická mierka je nastavená na manuálne nastavovanie. Je to preto, že nasledujúci bod záznamu môže vyvolať automatickú zmenu mierky, aby bol viditeľný na grafe.

Dvojitým dotykom zmeníte mierku tak, že sa zobrazia všetky dáta.

Manuálne nastavenie mierky grafu pomocou menu


Nastavenie mierky môžete urobiť v menu Graf, Možnosti grafu.

- **Vľavo a vpravo**—Zmena rozsahu osi x a jej aplikovanie na graf 1 a graf 2.
- **Hore a dole**—Zmena rozsahu osi y. Pre graf 1 a graf 2 sú tam osobitné okienka zadania údajov.

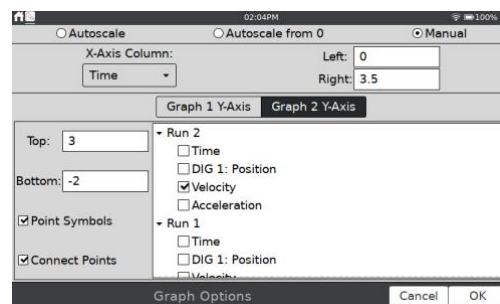

Ak chcete prispôbiť graf všetkým dátam, v menu Graf vyberte Automatická mierka jednorazovo. Je to to isté ako dvojitý dotyk na graf.



Rada! Ak chcete aby sa nastavená mierka zachovala počas zberu dát, nastavte automatickú mierku na manuálne.

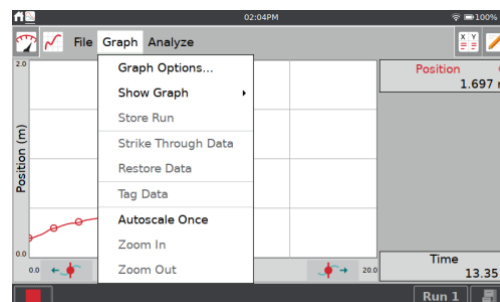

Ak chcete zväčšiť určitú oblasť dát, vyznačte ju dotykom a potiahnutím po nej. Ak je to potrebné, môžete nastaviť zadnú hranu vybranej oblasti tlačidlami prieskumu (←, →).

Mierku osi x zmeníte podľa vyznačenej oblasti tak, že v menu Graf vyberiete Zväčšenie. Os y sa automaticky zmení podľa dát.

Výberom Zmenšenie v menu Graf nastavenie osí grafu zväčšením vrátite späť na predchádzajúce nastavenie. Opakované použitie Zväčšenia môžete postupne vrátiť späť opakovaným použitím Zmenšenia.

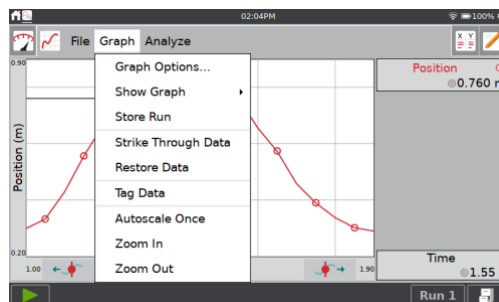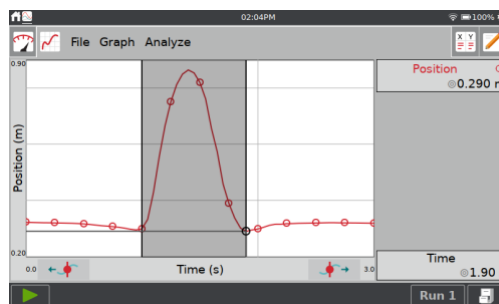


Kreslenie predpovede

LabQuest App má nástroj na kreslenie voľnou rukou na obrazovke grafu. Dá sa to použiť na rozličné účely. Najčastejšie sa kreslenie voľnou rukou používa na kreslenie predpovede priebehu dát, ktoré sa budú zbierať.


V menu Analýza vyberte Kreslenie predpovede. Výberom požadovaného grafu (graf 1 alebo graf 2) nástroj aktivujete.

Dotykom a ťahaním nakreslíte plynulé krivky. Dotykom na rozličné miesta obrazovky sa tieto body spoja priamymi čiarami a vznikne čiara pozostávajúca z úsečiek. Tlačidlom Reset odstránite kresbu a môžete začať znovu.

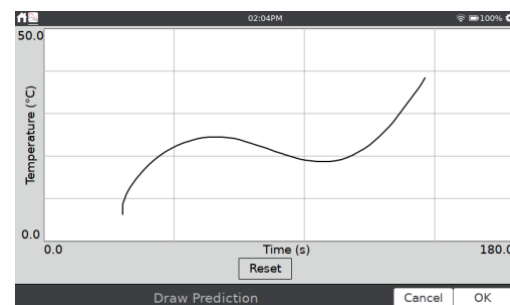

Dotykom na OK umiestníte kresbu na hlavný graf. Nakreslenú predpoveď odstránite opakovaným výberom Kreslenie predpovede v menu Analýza.


Rada! Pri zbere dát sa bude kresliť graf cez nakreslenú krivku predpovede.

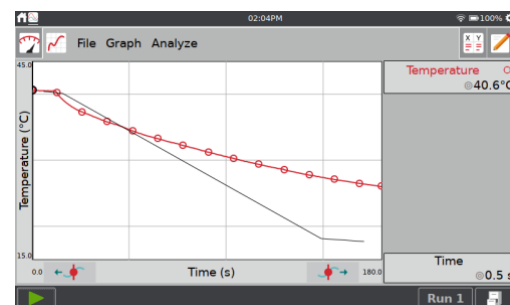


Kopírovanie pohybom

Funkcia kopírovania pohybom nakreslí na grafe priebeh polohy alebo rýchlosti, ktorý potom máte napodobniť zberom dát pomocou senzora pohybu. Menu kopírovania pohybom je k dispozícii len vtedy, keď je pripojený ktorýkoľvek senzor polohy, dekodovač pohybu vozíka s optickým kódovaním alebo Go Direct® senzorový vozík.

Nástroj aktivujete výberom Kopírovanie pohybom v menu Analýza a potom vyberte buď Nové kopírovanie polohy alebo Nové kopírovanie rýchlosti.

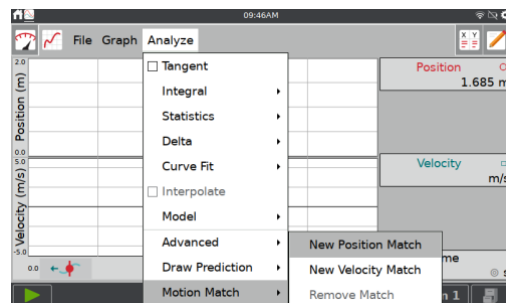


Pri aktivácii kopírovania pohybom sa vygeneruje náhodný cieľový graf, ktorý použijete pri úlohe kopírovania pohybom. Zobrazí sa len vybraný graf (poloha alebo rýchlosť).

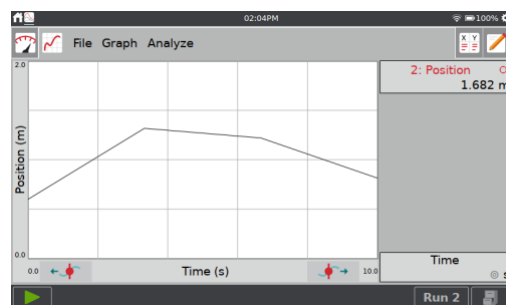

Graf môžete zmeniť alebo odstrániť opakovaným výberom Kopírovanie pohybom v menu Analýza a novou voľbou možnosti vytvorenia grafu.

Keď spustíte zber dát, zaznamenané dáta sa budú vynášať na grafe cez cieľový graf. Dáta môžete opakovane zbierať pri danom cieľovom grafe neobmedzené krát.

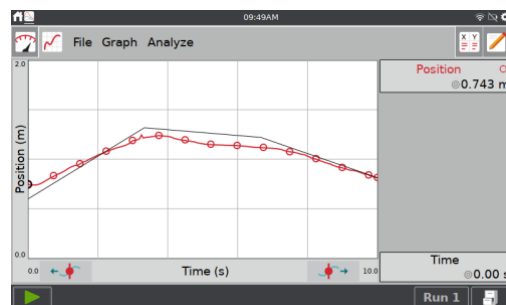



Rada! Pri použití kopírovania pohybom je automatická mierka grafu zakázaná. Graf sa nebude automaticky prispôbovať dátam ani počas zberu ani po jeho skončení.

Zber dát



Zber dát spustíte dotykom na Zber ► z akejkoľvek obrazovky LabQuest App. Počas zberu dát sa automaticky aktualizuje graf aj tabuľka. Zber môžete predčasne zastaviť dotykom na Stop ■, alebo môžete počkať na uplynutie nastaveného času zberu.


V režimoch zberu dát na základe udalostí (napr. udalosť so vstupom) sa vpravo od tlačidla Stop zobrazí tlačidlo Uchovaj 🔄. V tomto režime musíte sa na záznam dátového bodu dotknúť tlačidla 🔄. Ďalšie informácie nájdete v časti [Udalosti so vstupom](#).


Ak je to pri zbere na základe času povolené, vpravo od tlačidla Stop sa zobrazí tlačidlo

Dátovej značky . Počas zberu dát, dotykcom na  vyznačíte konkrétny záujmový bod. Ďalšie informácie nájdete v časti [Povolenie označovania dát](#).

Zber viacerých priebehov

Ak chcete zbierať ďalšie dáta, prepísaním existujúcich dát, znovu sa dotknite tlačidla Zber . Ak chcete zbierať ďalšie dáta bez prepisu predchádzajúceho zberu, dotknite sa pred novým zberom dát tlačidla Ulož priebeh .

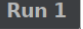Ak chcete zobraziť viacero priebehov dát na tom istom grafe, dotknite sa indikačného tlačidla priebehov  a vyberte všetky priebehy.

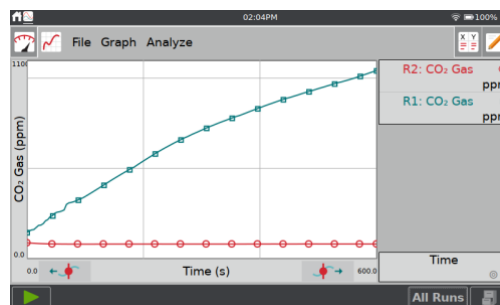

Vymazávanie nepotrebných priebehov

Ak máte zozbieraných viacero priebehov, môžete vymazať tie, ktoré už nepotrebuje.

Na obrazovke tabuľky, v menu Tabuľka, vyberte Vymaž priebeh a vyberte priebeh, ktorý chcete vymazať. Nie je možné vymazať posledne vytvorenú zostavu dát, pretože je to aktívna zostava na použitie pri zbere dát.

Time (s)	CO ₂ Gas (ppm)
5841	860
5741	856
5675	852

Manuálne zadávanie dát

LabQuest App môžete použiť na kreslenie grafu a analýzu manuálne zadaných dát. Keď nie je pripojený žiadny senzor, tabuľka a graf zobrazujú štandardne dva dátové stĺpce: X a Y. Do nich môžete manuálne zadať dáta cez obrazovku tabuľky.

Navigácie na obrazovke tabuľky

V nasledujúcom texte sú všeobecné gestá, ktoré sa používajú na navigovanie na obrazovke tabuľky:

- **Editovanie bunky**—Dvojitým dotykcom na bunku, názov stĺpca alebo názov priebehu môžete editovať ich obsah.
- **Rolovanie v dátach tabuľky**—Potiahnutím hore alebo dole rolujete v dátach tabuľky.
- **Ťahanie po tabuľke dát**—Ak má tabuľka dát viac ako päť stĺpcov, ďalšie stĺpce zobrazíte dotykcom a ťahaním po tabuľke.
- **Výber viacerých buniek**—Dotykcom, podržaním a ťahaním po tabuľke vyberiete viaceré bunky. Vybrané bunky môžete použiť v spojení s príkazom [Preškrtnutie dát](#) a [editovacími nástrojmi Vyrež/Skopíruj/Vlož](#), ktoré sú v menu Tabuľka.

Použitie LabQuest® App


- **Zmena zobrazovaného priebehu**—Dotknite sa tlačidla indikátora priebehov

Run 1 a vyberte priebeh, ktorý sa má zobrazovať na grafe.

Pomenovanie stĺpca

Na obrazovke tabuľky dvojitým dotykým na názov stĺpca prejdite do možností stĺpca. Aktualizujte jednotlivé polia podľa potreby.


- **Názov**—Zmena názvu stĺpca.
- **Jednotky**—Jednotky merania pre vaše dáta.
- **Zobrazovaná presnosť**—Voľba počtu desatinných miest, alebo významných údajov, ktoré sa budú zobrazovať v tabuľke.

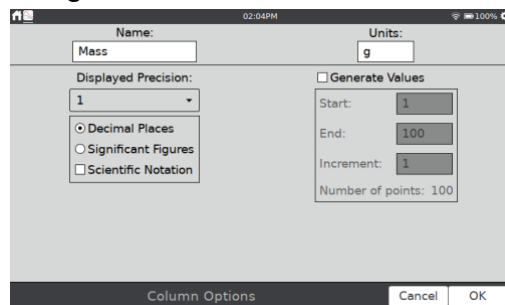

Zadávanie a editovanie manuálnych dát


V dialógovom okne možností stĺpca môžete automaticky generovať hodnoty do tabuľky, alebo ich zadať manuálne.

Dvojitým dotykým na bunku tabuľky môžete začať editovať bunku. Týmto spôsobom sa dajú editovať len manuálne stĺpce tabuľky. Senzorové a časové dáta sa nedajú takto editovať.

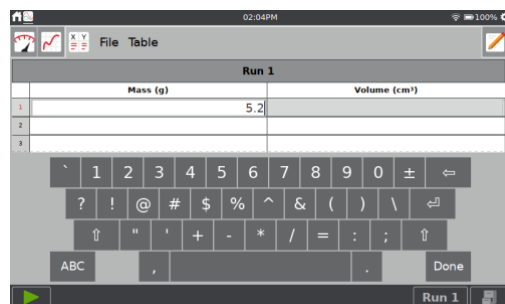

Cez menu Tabuľka máte prístup k nástrojom editovania vystrihni, skopíruje a vlož. Týmto nástrojmi môžete kopírovať dáta medzi stĺpcami.


Rada! Hodnoty z tabuľky môžete kopírovať do iných aplikácií, napríklad [Kalkulačka](#) alebo [Stopky](#).

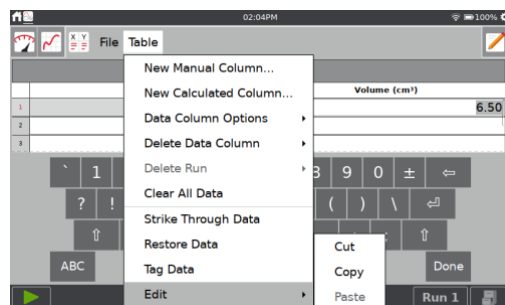

Pridávanie manuálnych stĺpcov

Manuálny stĺpec pridáte do tabuľky cez menu Tabuľka, Nový manuálny stĺpec. Podľa potreby zmeňte jeho názov, jednotky a zobrazovanú presnosť.

Rada! Manuálny stĺpec môžete pridať aj do experimentálne súboru, ktorý obsahuje dáta zo senzorov.

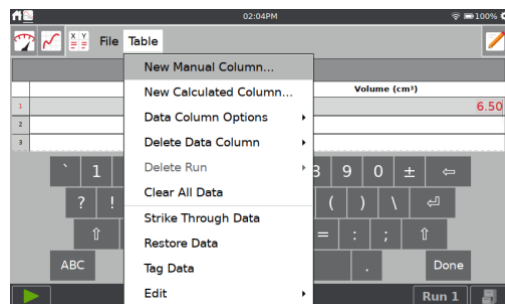


Vytváranie vypočítaných stĺpcov

Vypočítané stĺpce sú stĺpce, ktorých hodnoty sú založené na iných stĺpcoch cez

matematické vzorce. Napríklad, môžete definovať vypočítaný stĺpec ako prevrátenú hodnotu druhej mocniny iného stĺpca, alebo môžete vypočítať pomery hodnôt stĺpcov hmotnosti a objemu a vytvoriť tak stĺpec hustôt.


V menu Tabuľka vyberte Nový vypočítaný stĺpec. Podľa potreby zmeňte jeho názov, jednotky a zobrazovanú presnosť.

Dotknite sa poľa Typ rovnice a vyberte typ rovnice pre výpočty. Pamätajte, že A,B,C atď. predstavujú konštanty a X,Y a Z predstavujú iné dátové stĺpce.

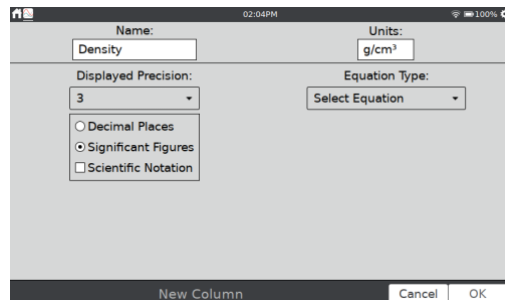

Definujte dátové stĺpce a koeficienty vybranej rovnice a dotknite sa OK.

Rada! Vypočítané stĺpce sa dajú použiť aj s dátami zo senzorov a môžu byť užitočným analytickým nástrojom.

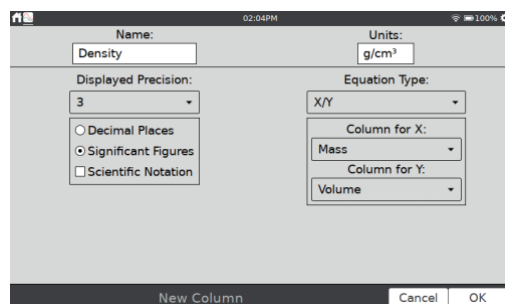

Správa dát

Dáta, ktoré ste nazbierali, ale už nepotrebuje, môžete z LabQuest App vymazať.

- **Vymazanie dátových stĺpcov**—V menu Tabuľka vyberte Vymazanie stĺpca dát a vyberte stĺpec, ktorý chcete vymazať. Pamätajte, že dáta zo senzora sa nedajú zo stĺpca vymazať, ale môžete ich skryť cez nástroj [Preškrtnutie dát](#).
- **Vymazanie priebehu**—Ak máte zozbieraných viacero priebehov, môžete vymazať tie, ktoré už nepotrebuje. V menu Tabuľka, vyberte Vymaž priebeh a vyberte priebeh, ktorý chcete vymazať. Pamätajte, že poslednú vytvorenú zostavu dát nemôžete vymazať.
- **Vymazanie všetkých dát**—Všetky dáta z tabuľky vymažete cez menu Tabuľka, Vymaž všetky dáta. Po voľbe tejto možnosti sa objaví výzva na potvrdenie vymazania. Táto možnosť sa používa, keď chcete vymazať predtým vložené manuálne dáta alebo zozbierané dáta zo senzorov, bez zmeny individuálnych nastavení.


Analýza dát


Väčšinu analýzy môžete urobiť cez obrazovku grafu. Analýza môže byť prieskum dát na grafe, výpočet štatistiky, modelovanie s automatickým alebo manuálnym preložením krivkou a FFT analýza dát. Výsledky analýzy sa zobrazujú na paneli detailov grafu vpravo od grafu. Dotykom na tento panel ho zobrazíte na celej obrazovke.

Keď chcete analýzu odstrániť z grafu, znovu ju vyberte.

Prieskum dát


Prieskum dát na obrazovke grafu začnete dotykom na bod, ktorý vás zaujíma. Kurzor prieskumu skočí na dátový bod s najbližšou hodnotou x. Čiary kurzora vyznačia hodnoty osi x a osi y a ich súradnice sa zobrazia vpravo od grafu.

Kurzorom môžete jemne posúvať pomocou tlačidiel prieskumu doľava  a doprava .

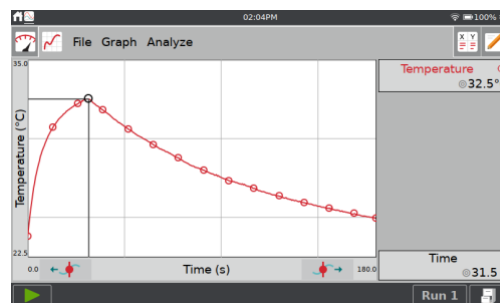

Dotyčnica


Dotyčnica vylepšuje kurzor prieskumu tým, že mu pridá čiaru dotyčnica a číselné zobrazenie sklonu vždy, keď sa dotknete inej časti grafu. Nástroj aktivujete cez menu Analýza, Dotyčnica.

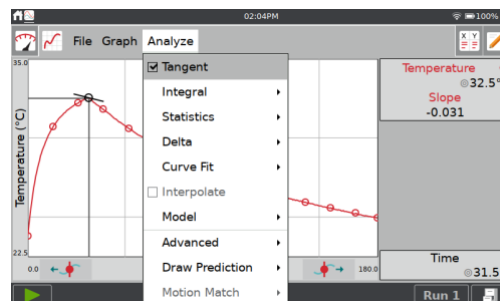

Interpolácia

Keď urobíte preloženie dát krivkou, môžete použiť nástroj Interpolácia na prieskum jednotlivých bodov krivky preloženia. Nástroj aktivujete cez menu Analýza, Interpolácia.

Kurzor prieskumu sa bude pohybovať po krivke interpolácie, nie po dátových bodoch. Súradnice sa zobrazia vpravo od grafu.

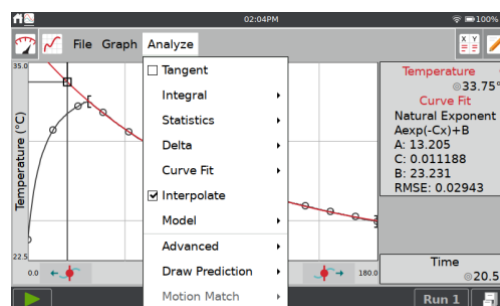


Rada! Keď použijete interpoláciu, kurzor prieskumu bude v tvare štvorčeka, nie krúžku, dátové body a ich spojovacie čiary budú šedé a preloženie krivkou bude farebné.

Dátové nálepky


Nástroj dátových nálepiek sa používa na označenie dátových bodov s komentárom pre neskoršie využitie.

Dotknite sa bodu, ku ktorému chcete dať nálepku a označte ho cez menu Graf, Dátová nálepka. Bod označený nálepkou je indikovaný veľkým krúžkom alebo štvorčekom. Ak potrebujete, označenie opakujte.

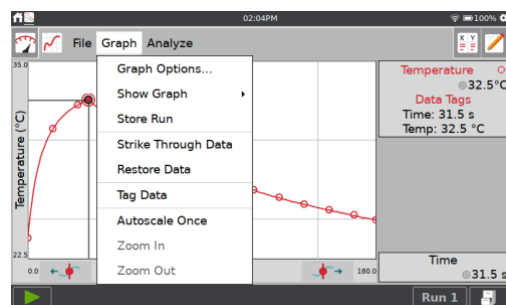

Ak chcete pridať komentár, dotknite sa panelu vpravo od grafu a zadajte komentár do prázdneho poľa.

Rada! Označovanie dát nálepkami sa nedá použiť pri manuálne zadaných dátach. Ak je na grafe viacero priebehov dát, označí sa len bod z posledného priebehu.

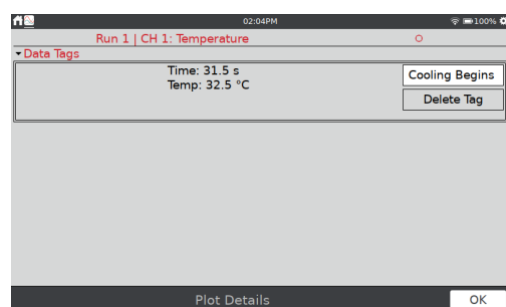


Vyňatie dát z analýzy (preškrtnutie dát)

Dáta zozbierané zo senzorov nemôžete z tabuľky vymazať, môžete však vyňať niektoré body z analýzy. Táto možnosť sa nazýva preškrtnutím dát. Preškrtnutie dát na grafe je dostupné cez menu Tabuľka, Preškrtnutie dát.

Dotykom na dátový bod, alebo potiahnutím po grafe vyznačíte oblasť dát, ktoré chcete preškrtnúť. Dáta môžete vyznačiť na grafe alebo aj v tabuľke.


Vyberte Preškrtnutie cez menu Graf alebo menu Tabuľka.

Všetky preškrtnuté dáta obnovíte cez menu Tabuľka alebo menu Graf, Obnov dáta.

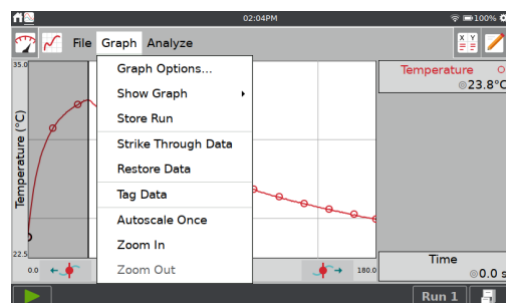

Použitie LabQuest® App

Preškrtnuté dáta sa nebudú zobrazovať na grafe.

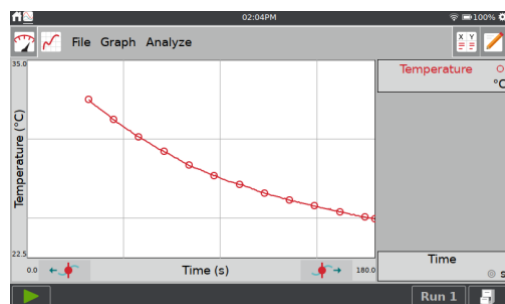

Dáta budú v tabuľke vyznačené preškrtnutým písmom. Z toho pochádza názov tohto nástroja.


	Time (s)	Temperature (°C)
1	0.0	23.8
2	0.5	24.5
3	1.0	25.0
4	1.5	25.5
5	2.0	26.0
6	2.5	26.4
7	3.0	26.9
8	3.5	27.2
9	4.0	27.6
10	4.5	27.8

Delta

Nástroj Delta (rozdiel) otvorí náhľad grafu, kde môžete skúmať rozdiely medzi dátovými bodmi x a y na vybranej časti grafu.

Na obrazovke grafu v menu Analýza vyberte Delta. Dotknite sa a potiahnite po grafe, čím vytvoríte obdĺžnik ležiaci na grafe. Vertikálna strana obdĺžnika predstavuje Δy a horizontálna strana Δx . Výber môžete zmeniť opakovaným dotykotom a potiahnutím.

Dotykotom na OK sa dané hodnoty uchovajú a obdĺžnik zostane na grafe. Keď chcete ukončiť nástroj Delta a zrušiť zobrazovanie obdĺžnika, dotknite sa Zruš.

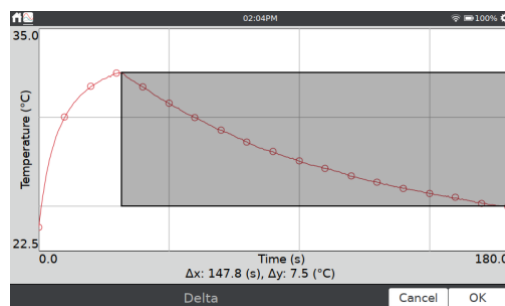


Integrál

Nástroj integrálu numericky integruje dáta na grafe. Ak je na grafe vybraná nejaká oblasť, integrujú sa dáta len z tej oblasti. Ak nie je vybraná žiadna oblasť, použijú sa dáta z celého grafu. Pozrite si tiež [Integrácia vrcholov](#).

Na obrazovke grafu v menu Analýza vyberte Integrál. Nástroj spustíte dotykom na zobrazený názov senzora alebo stĺpca.

Oblasť na ktorej sa vypočítal integrál je šedá a výsledky sa zobrazujú na paneli vpravo od grafu.

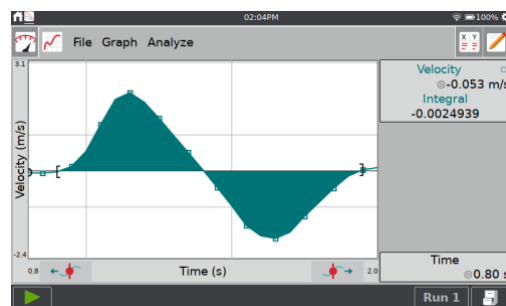


Štatistika

Nástroj štatistiky zobrazí popisnú štatistiku vybraných dát. Ak je na grafe vybratá nejaká oblasť, použijú sa dáta len z tej oblasti. Ak nie je vybratá žiadna oblasť, použijú sa dáta z celého grafu.

Na obrazovke grafu v menu Analýza vyberte Štatistika. Nástroj spustíte dotykom na zobrazený názov senzora alebo stĺpca.

Výsledky sa potom zobrazia na paneli vpravo od grafu. Ak bola vybratá nejaká oblasť pre výpočet, vyznačí sa zátvorkami.

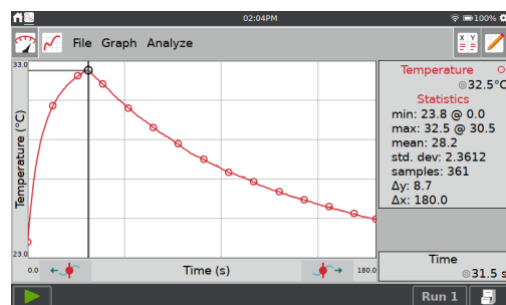


Preloženie krivkou

Nástroj preloženia krivkou preloží cez dáta vybranú funkciu. Ak je na grafe vybratá nejaká oblasť, použijú sa dáta len z tej oblasti. Ak nie je vybratá žiadna oblasť, použijú sa dáta z celého grafu.

Na obrazovke grafu v menu Analýza vyberte Preloženie krivkou. Nástroj spustíte dotykom na zobrazený názov senzora alebo stĺpca.


Štandardne sa zobrazuje lineárna funkcia. Ak chcete vybrať preloženie inou krivkou, dotknite sa funkcie preloženia a vyberte požadovanú rovnicu.

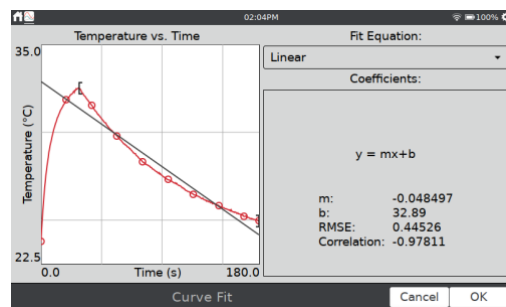

Použitie LabQuest® App

LabQuest zobrazí preloženie na náhľade grafu vľavo. Zobrazia sa koeficienty funkcie preloženia a stredná kvadratická odchýlka (RMSE). Pri lineárnych preloženiach sa zobrazí aj korelačný koeficient.

Dotykom na OK sa dané preloženie uchová a na grafe sa zobrazí krivka. Ak chcete opustiť nástroj preloženia bez aplikovania krivky, dotknite sa Zruš.

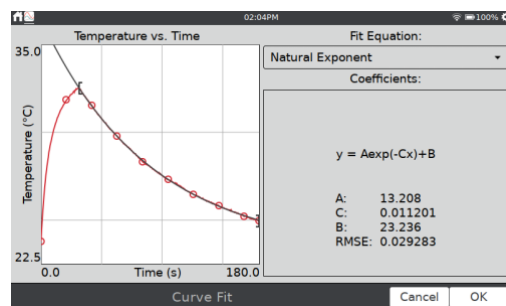


Rada! Stredná kvadratická odchýlka (RMSE) je mierou toho, ako dobre je preloženie v súlade s dátami. Menšia hodnota RMSE znamená, že krivka preloženia je bližšie k dátam. RMSE má rovnakú jednotku ako dáta na osi y.

Modelovanie

Nástroj modelovania manuálne preloží cez dáta vybranú funkciu.


Na obrazovke grafu v menu Analýza vyberte Modelovanie. Nástroj spustíte dotykom na zobrazený názov senzora alebo stĺpca.

Vyberte požadovanú funkciu modelovania zo zoznamu funkcií pre modelovanie. LabQuest zobrazí modelovanú funkciu na náhľade grafu.

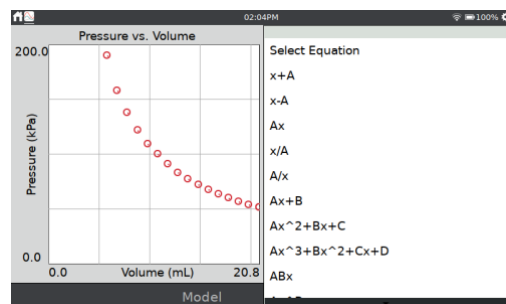

Parametre modelovania (napr. A, B a C) sa dajú nastavovať. Môžete ich meniť priamym zadaním alebo tlačidlami + a -. Pomocou nástroja Δ môžete zmeniť rozdiel priradený k týmto tlačidlám.

Dotykom na OK aplikujete modelovanú funkciu na obrazovku grafu. Ak chcete opustiť nástroj modelovania bez aplikovania funkcie, dotknite sa Zruš.

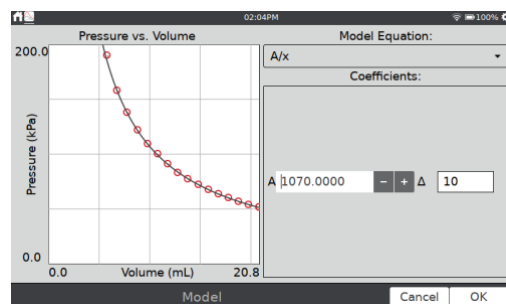

Rada! Ak sa pri modelovaní nezobrazí žiadna funkcia na grafe, vaše parametre pravdepodobne definujú krivku, ktorej graf leží mimo okna vášho grafu.

Korekcia základne

Tento nástroj sa používa pri analýze dát zo spirometra. Pri sérií dychov objemové dáta



jednotlivých nádychov rastú a klesajú pri jednotlivých cykloch naspäť do blízkosti nuly.

V niektorých prípadoch základňa grafu driftuje a zdá sa, akoby pri jednotlivých cykloch pribúdala alebo ubúdala určitý objem v dychu. Korekcia základne aplikuje na dáta faktor na kompenzáciu tejto chyby.

Keďže LabQuest používa pri výpočte integrálu ako základňu os x, korekcia môže viesť k presnejšiemu výpočtu objemu pľúc.

Na obrazovke grafu vyberte v menu Analýza Pokročilé a potom vyberte Korekcia základne. Nástroj spustíte dotykom na zobrazený názov senzora alebo stĺpca.

Pomocou tlačidiel + a - alebo dotykom na hodnotu nastavte korekčnú hodnotu grafu tak, aby sa dáta objemu vracali na hodnotu blízku nule po každom cykle. Dotknite sa OK.

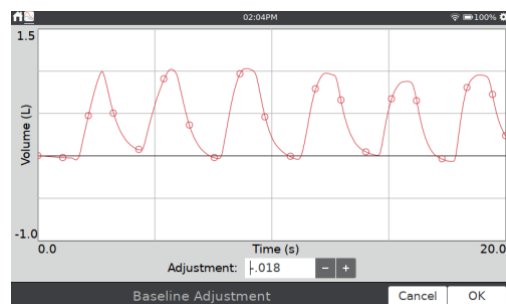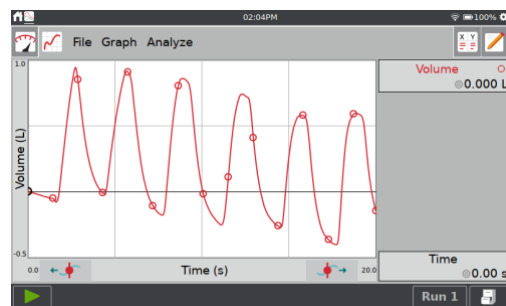



FFT analýza

Rýchla Fourierova analýza (FFT) sa typicky používa na analýzu dát z mikrofónu. Nástroj počíta FFT z vybraných dát. Výsledky sa zobrazujú na osobitnom grafe, ktorý je možné analyzovať.

Na obrazovke grafu vyberte v menu Analýza Pokročilé a potom vyberte FFT. Nástroj spustíte dotykom na zobrazený názov senzora alebo stĺpca.

Zobrazenie grafu nastavte dotykom a potiahnutím po grafe, čím vyberiete oblasť grafu a potom sa dotknite Zväčšenia. Alternatívne môžete vyznačiť oblasť grafu gestami stiahnutím/rozťahnutím a potiahnutím dvoma prstami. Pod grafom sa zobrazí frekvencia s najväčšou amplitúdou pre daný graf.

Dotykom na OK ukončíte tento nástroj. Výsledky

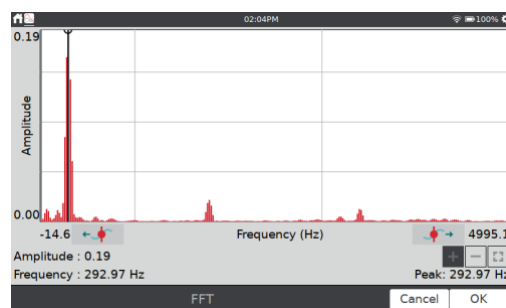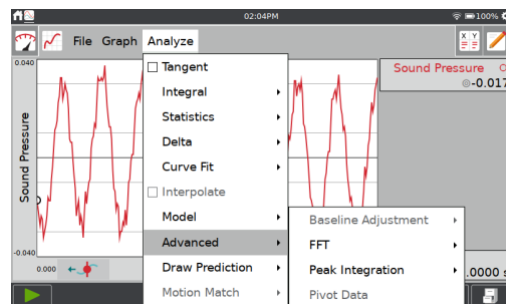

FFT analýzy sa zobrazia v detailoch grafu.

Integrácia vrcholov

Nástroj integrácie vrcholov sa väčšinou používa pri analýze chromatografických dát. Dá sa však použiť na akékoľvek dáta. Integrácia vrcholov sa líši od nástroja [Integrál](#) tým, že nepoužíva ako základňu os x. Namiesto toho, používa minimálne hodnoty osi y vľavo a vpravo na vybranom vrchole alebo oblasti dát.




Na obrazovke grafu vyberte v menu Analýza Pokročilé a potom vyberte Integrácia vrcholov. Nástroj spustíte dotykom na zobrazený názov senzora alebo stĺpca.

Zobrazenie grafu pre výber vrcholu na grafe nastavte dotykom a potiahnutím po grafe a potom sa dotknite Zväčšenia. Alternatívne môžete vyznačiť vrchol na grafe gestami stiahnutím/roztiahnutím a potiahnutím dvoma prstami. Dotykom na Pridaj sa hodnota objaví v tabuľke.

Keď pridáte vrchol, môžete mu dať názov dvojitým dotykom na bunku zlúčeniny v tabuľke pod grafom.

Podľa potreby postup opakujte, aby ste zaznamenali dáta zo všetkých vrcholov. Ak sa potrebujete pozrieť na dáta vrcholu, ktorý ste už skôr pridali, dotknite sa danej oblasti a vyberte ju.



Ak máte dva vrcholy na grafe ktoré sa prekrývajú, plochu týchto dvoch oblastí môžete nájsť tak, že najprv vyberiete celú oblasť a pridáte ju do tabuľky. Dotknite sa oblasti a vyberte ju. Potom sa dotknite grafu v bode, kde chcete oblasť rozdeliť.

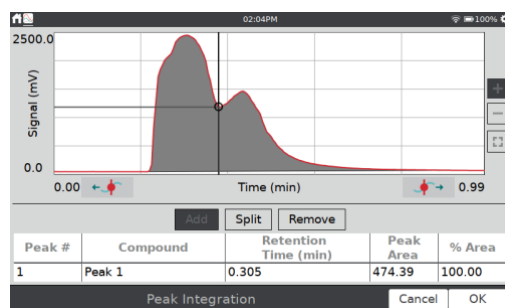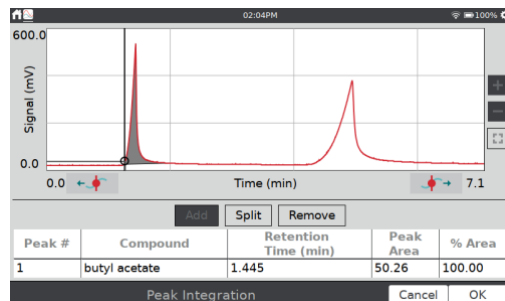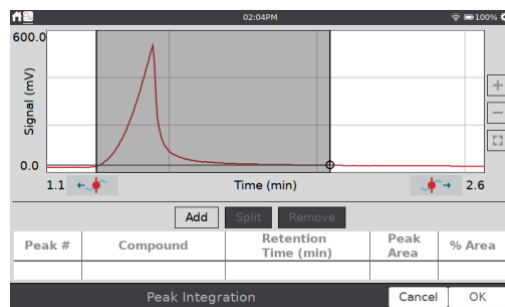

Dotykom na tlačidlo Rozdeľ rozdelíte pôvodnú oblasť na dve samostatné oblasti, ľavá časť oblasti sa vyberie a objaví v tabuľke.

Dotykom pravej časti rozdelenej oblasti zobrazíte dáta tejto oblasti.

Keď ste skončili, dotykom na OK môžete zobraziť dáta vrcholu v časti Detaily grafu, kde je celá tabuľka dát.

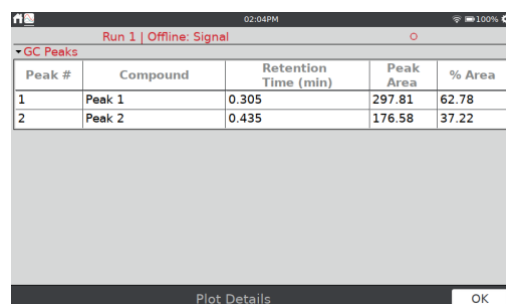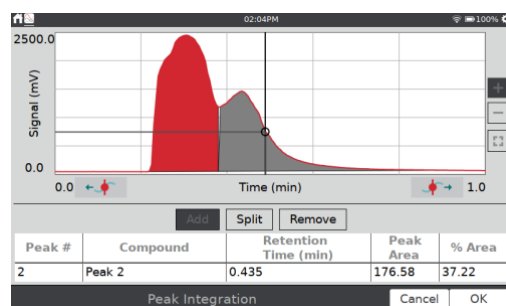



Pivotné dáta

Pivotné (kontingenčné) dáta sú k dispozícii len vtedy, keď je režim zberu dát nastavený na [Dátovú maticu](#). Typické nastavenie dátovej matice je, aby miesta testovania boli nezávislé premenné a dni testovania boli rozličné zostavy dát.

Pivotné dáta transponujú nezávislú premennú so súbormi údajov tak, že môžete zobraziť denné údaje v závislosti od zmeny miesta, alebo otočiť údaje a zobrazíť údaje o mieste v závislosti od zmeny dňa.

Nástroj aktivujete tak, že na obrazovke grafu vyberiete v menu Analýza Pokročilé a potom vyberiete Pivotné dáta.

Alternatívne, vyberte na obrazovke tabuľky v menu Pokročilé, Pivotné dáta.

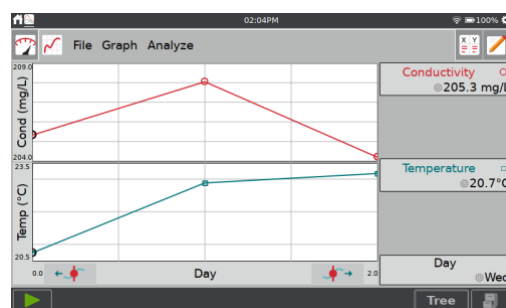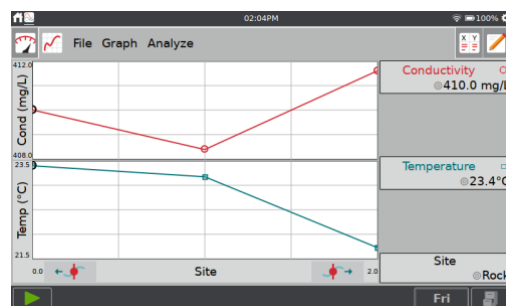


Použitie LabQuest® App

Nastavenia pre súbory LabQuest App

Trigonometrické a diferenciálne výpočty, ktoré sa používajú pri vypočítaných stĺpcoch, preloženiach krivkami a modelovaní, majú nastavenia, ktoré môžete meniť.

Nastavenia LabQuestu otvoríte cez menu Súbor, Nastavenia.

- Uhlové jednotky pre trigonometrické výpočty.
- Počet bodov pre diferenciálne výpočty.

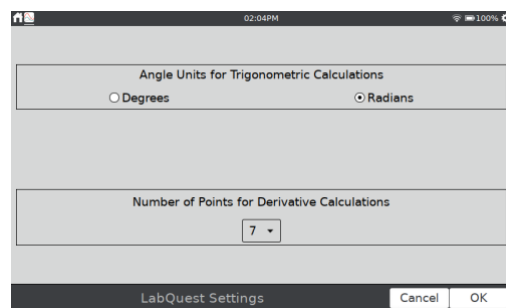

Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti [Nastavenia LabQuest App](#).


Prezeranie Vernierovych experimentov

V predchádzajúcich verziách LabQuestu sa dalo dostať k Vernierovým experimentom cez LabQuest App. V LabQueste 3 sa dostanete k Vernierovým experimentom cez aplikáciu Prehliadač experimentov. Ďalšie detaily nájdete v časti [Zobrazovač experimentov](#).

Poznámky k experimentu

Na obrazovke Poznámky môžete počas experimentu zadávať poznámky. Menu poznámok má prístup k štandardným editovacím funkciám ako je vystrihnutie, kopírovanie, vloženie a vymazanie všetkého.

Keď sa dotknete poľa poznámok, automaticky sa objaví klávesnica. Dotykom na Hotovo klávesnicu skryjete.

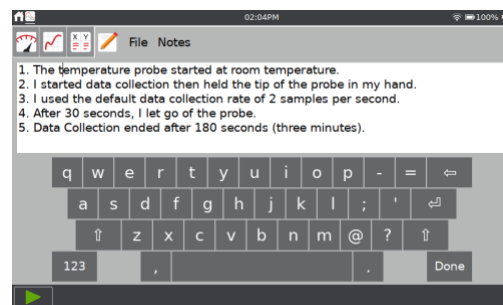

Správa LabQuest App súborov

Pri spustení LabQuest App sa vytvorí súbor LabQuestu. Súbor LabQuestu obsahuje dáta o nastavení zberu dát, grafy, tabuľky dát, analýzy a poznámky. Tieto súbory majú koncovku .qmb1 a dajú sa uložiť do zabudovanej pamäte LabQuestu alebo na USB kľúč. Súbory LabQuestu sa dajú otvoriť a dá sa s nimi pracovať aj na počítači pomocou softvéru Logger Pro® 3.

Nástroje na správu súborov sú v menu Súbor, ku ktorému sa dá pristupovať z ľubovoľnej obrazovky LabQuest App. Cez menu súbor môžete momentálny súbor uložiť, exportovať alebo poslať e-mailom. Môžete tu tiež otvoriť predtým uložené súbory, ktoré sú na LabQueste alebo na USB kľúči.


Ak používate USB kľúč, môže byť naformátovaný na formát FAT16 alebo FAT32 (najbežnejšie formáty operačných systémov Windows® a macOS®). LabQuest nedokáže čítať úložiská naformátované na NTFS alebo na HFS+.

Rada! Na LabQueste sa nedajú vytvárať priečinky, môžete však používať priečinky, ktoré už boli vytvorené na USB kľúči. Odporúčame vytvoriť si priečinky na kľúči pomocou počítača, ešte pre použitím kľúča na LabQueste.

Spustenie nového súboru

Nový LabQuest App súbor začnete cez Nový v menu Súbor. Týmto resetujete všetky parametre zberu dát a kalibrácie senzorov naspäť na ich štandardné hodnoty. Bezdrôtové, zabudované a manuálne pripojené senzory sa odpoja.


Ak máte neuložené dáta, pred pokračovaním sa objaví výzva uložiť alebo zahodiť dáta.

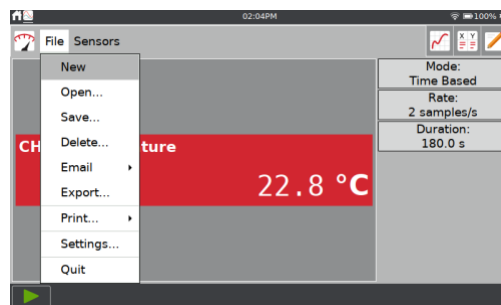

Otvorenie existujúceho súboru

Zoznam súborov uložených na LabQueste zobrazíte cez Otvor v menu Súbor. Dotknite sa požadovaného súboru a potom sa dotknite Otvor.


Ak je pripojený USB kľúč, dialóg štandardne ukáže súbory z kľúča.

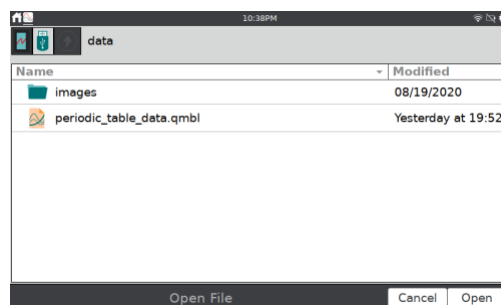

Uloženie momentálneho súboru

Výberom Ulož v menu Súbor zobrazíte dialóg Ulož ako, kde môžete dotykom vybrať ikonu cieľového úložiska (USB, LabQuest). Dotknite sa poľa Názov a zadajte názov pre súbor.


Ak je pripojený USB kľúč, dialóg štandardne ukáže súbory z kľúča.

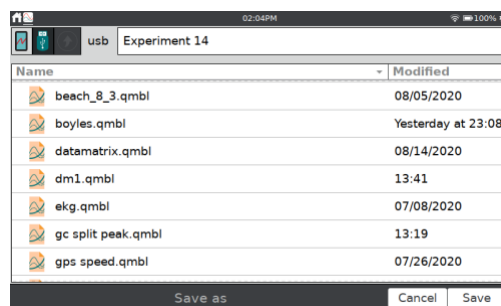

Vymazanie uloženého súboru

Ak vyberiete Vymaž v menu Súbor, zobrazíte zoznam súborov, podobný tomu, ako pri dialógu otvárania súboru. Dotykom na ikonu zdroja (USB, LabQuest) vyberiete zdroj, kde je súbor uložený. Dotknite sa požadovaného súboru a potom sa dotknite Vymaž.

Ak je pripojený USB kľúč, dialóg štandardne ukáže súbory z kľúča.

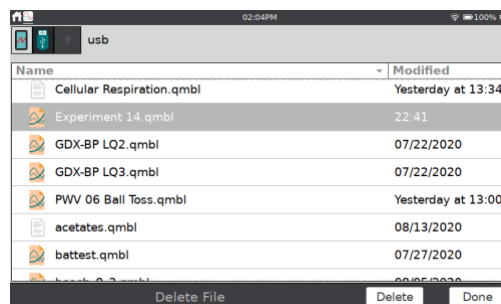

VI. POUŽITIE LABQUESTU 3 AKO ZDROJA ZDIEĽANIA DÁT

LabQuest 3 môže slúžiť ako zdroj zdieľania dát, ktorý bezdrôtovo vysiela dáta zo senzorov do aplikácie Graphical Analysis™ 4 bežiackej na počítačoch, notebookoch Chromebook™, alebo mobilných zariadeniach, ako sú iOS a Android™ tablety a smartfóny.

Ako funguje zdieľanie


Zdieľanie funguje takto:


- Študenti si v skupine pripravujú laboratórny experiment s Vernierovými senzormi a LabQuestom 3.
- Pomocou aplikácie Graphical Analysis 4 sa bezdrôtovo pripoja na LabQuest cez Wi-Fi.
- LabQuest vysiela dáta do zariadení jednotlivých študentov.
- Každý člen skupiny si urobí vlastnú analýzu zdieľaných dát na svojom zariadení.
- Študenti si môžu tak zobrať prácu domov, ďalej ju analyzovať a vytvoriť správu z experimentu.

Pripojenie na Wi-Fi sieť


Aby mohol LabQuest slúžiť ako zdroj zdieľania dát, musíte ho pripojiť na Wi-Fi sieť a povoliť na ňom zdieľanie dát.

1. Z obrazovky [Nastavenia](#) spustíte aplikáciu Spojenia . Skontrolujte či je zapnutá Wi-Fi.

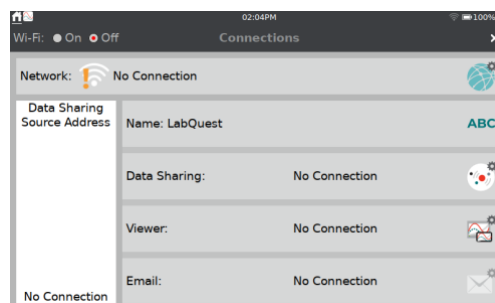

2. Dotykom na ikonu nastavenie siete  otvorte dialógové okno konfigurácie siete. V dialógu je zoznam všetkých 2,4 GHz sietí v dosahu, ako aj možnosť manuálneho pripojenia alebo vytvorenia siete.

Rada! LabQuest 3 nevie detegovať ani sa pripojiť na 5 GHz sieť.

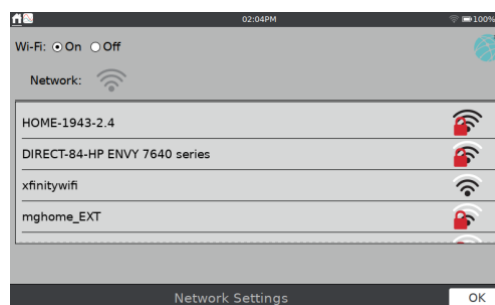


3. Vyberte sieť. Vyberte z nasledujúcich možností:
 - [Existujúca sieť \(Infraštruktúrna sieť\)](#)

- [Sieť hosťujúca na LabQueste](#)

Existujúca sieť (Infraštruktúrna sieť)


Na existujúcu Wi-Fi sieť sa pripojíte nasledujúcim spôsobom.

1. Nájdete sieť na zozname a dotykom na jej názov ju vyberte.

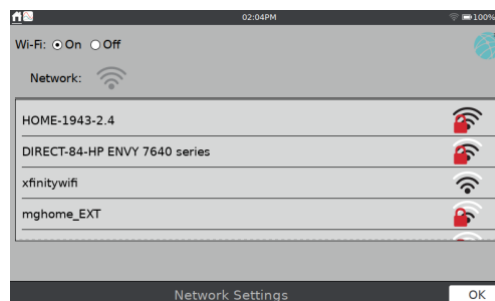


2. Ak sa objaví výzva zadajte heslo siete a dotknite sa Pripoj.

Ak sieť vyžaduje ďalšie sieťové autentifikačné údaje, alebo ak máte podnikovú sieť, ktorá vyžaduje certifikát, pozrite si pokyny na našej web stránke: www.vernier.com/til/2836.

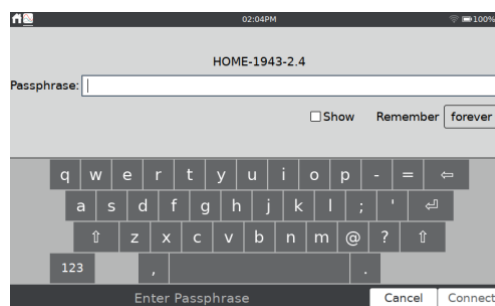

3. Skontrolujte, či sa LabQuest úspešne pripojil na sieť. Stav siete by sa mal zmeniť na číselnú IP adresu.

Keď sa LabQuest úspešne pripojil na sieť, dotykom na &OK sa vrátite do aplikácie Spojenia.

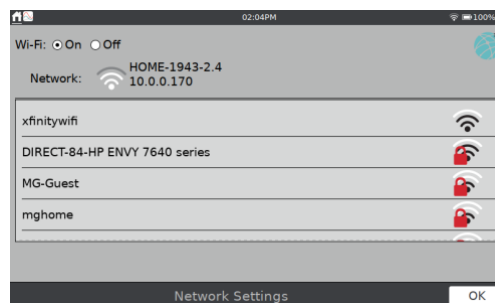


Vytvorenie siete hosťujúcej na LabQueste

Ak nemáte prístup na existujúcu Wi-Fi sieť, alebo ak nemáte právo prístupu na školskú sieť, vytvorte si vlastnú sieť na LabQueste.

Študenti sa potom môžu pripojiť na sieť LabQuestu svojimi mobilnými zariadeniami. Táto sieť nepodporuje prístup na internet, ale pre zdieľanie dát to nie je potrebné. Funkcia e-mailu je podporovaná týmto typom siete, pretože e-mail potrebuje prístup na internet.



Použitie LabQuestu® 3 ako zdroja zdieľania dát

1. Rolujte zoznamom dostupných sietí dole a vyberte Vytvor sieť.
2. Dotknite sa podľa názvu siete a vytvorte jej názov (napr. Lab skupina 4, alebo Miestnosť 403). Dotknite sa Vytvor.

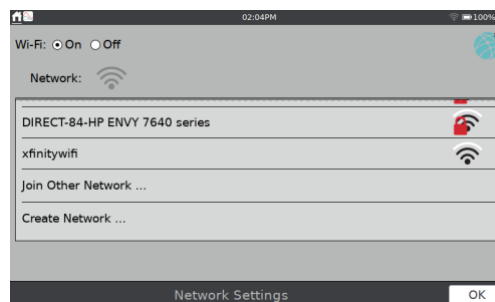

3. Ubezpečte sa, že LabQuest úspešne vytvoril sieť. Stav siete by sa mal zmeniť na číselnú IP adresu a na obrazovke sa zobrazí správa že LabQuest je hostiteľom siete. Dotykotom na OK sa vrátite na obrazovku Spojenia.


Rada! Niektoré vydania Android™ majú problém sa pripojiť na tento typ ad-hoc siete. Tieto zariadenia vyžadujú použitie infraštruktúrnej siete.

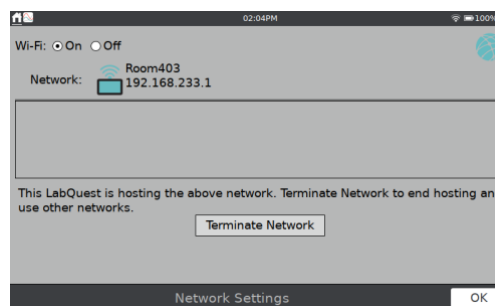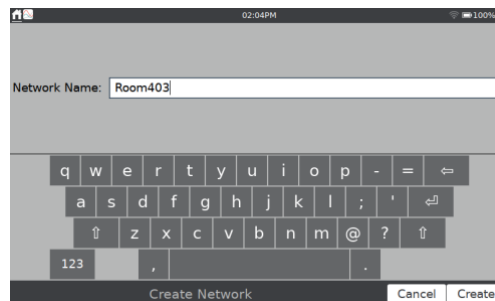

Povolenie zdieľania dát na LabQueste 3.

Okrem pripojenia na Wi-Fi sieť musíte nastaviť LabQuest ako zdroj zdieľania dát nasledujúcim spôsobom.


1. Z obrazovky [Nastavenia](#) spustíte aplikáciu Spojenia .

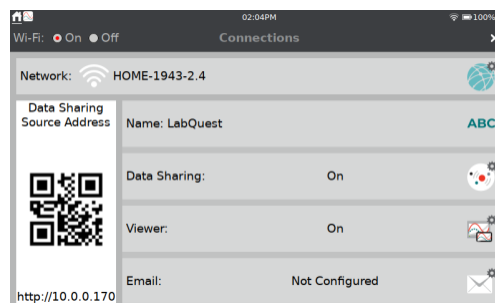

2. Aby ste vedeli ľahko identifikovať svoj LabQuest, dajte mu jedinečný názov. Dotknite sa **ABC** a podľa potreby zmeňte názov. Povolené sú len alfanumerické znaky. V názve LabQuestu sa nedajú použiť medzery a interpunkčné znamienka. Dotykom na Hotovo názov uložte.




3. Nastavenia zdieľania dát otvoríte dotykom na ikonu zdieľania dát.

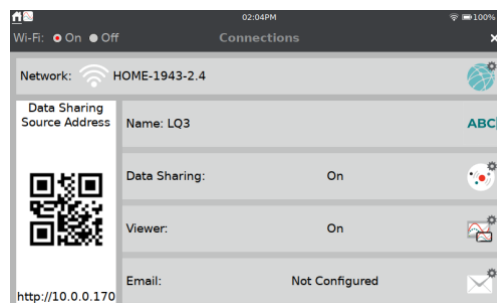

4. Skontrolujte, či je zapnuté zdieľanie dát.


Ak chcete spúšťať a zastavovať zber dát z pripojeného výpočtového zariadenia, označte príslušné okienko povoľujúce túto funkciu. Dotykom na Hotovo nastavenie uložte.

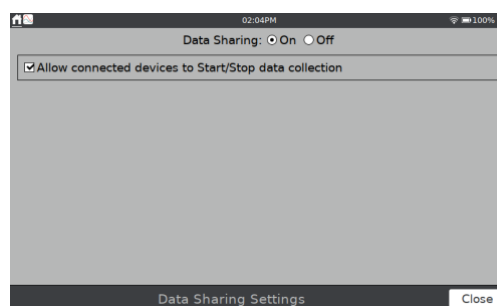

Pripojenie vášho zariadenia na LabQuest 3

Po nastavení LabQuestu ako zdroja zdieľania dát sa na neho môžete pripojiť z počítača, Chromebooku[™], tabletu alebo smartfónu.

Prístup na dáta LabQuest 3 pomocou Graphical Analysis[™] 4

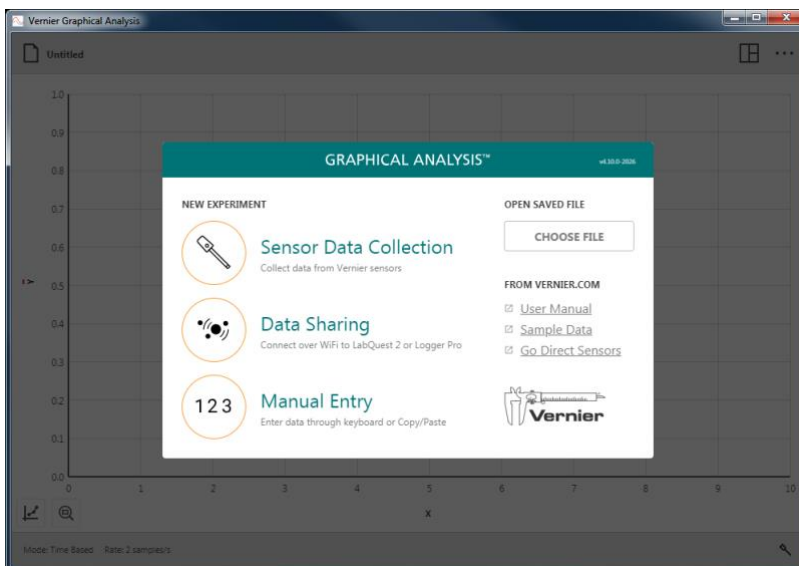


1. Pripojte váš počítač, Chromebook alebo mobilné zariadenie na tú istú Wi-Fi sieť, ku ktorej je pripojený LabQuest 3.
2. Spustite na počítači, Chromebooku, tablete alebo na mobilnom zariadení aplikáciu Graphical Analysis 4.
3. Cez Nový experiment vyberte Zdieľanie dát. Zistené zdroje zdieľania dát sa automaticky objavia na zozname.
4. Dotknite sa názvu zdroja dát LabQuest 3, na ktorý sa chcete pripojiť. Ak požadovaný LabQuest 3 nie je na zozname zdrojov dát, môžete sa na neho pripojiť cez Zadajte zdroj a manuálne zadať adresu zdroja zdieľania dát, alebo oskenovať jeho QR kód.


Prístup na dáta LabQuest 3 pomocou webovej aplikácie Data Share

1. Spustite z domovskej obrazovky aplikáciu Spojenia.
2. Pripojte váš počítač, Chromebook, tablet alebo smartfón na tú istú Wi-Fi sieť, ku ktorej je pripojený LabQuest 3.
3. Na počítači, Chromebooku, tablete alebo smartfóne otvorte podporovaný webový prehliadač a zadajte adresu zdroja zdieľania dát. Alternatívne, ak máte na vašom zariadení čítačku QR kódov, môžete prístup nadviazať cez QR kód.


Obmedzenie prístupu do nastavenia pripojení.


Po nakonfigurovaní LabQuestu môžete cez Pokročilé preferencie obmedziť prístup k informáciám nastavenia spojení. Je to kvôli tomu, aby ste zabránili študentom omylom zmeniť sieť a nastavenia zdieľania dát.

1. Spustíte Pokročilé preferencie  cez obrazovku nastavení a dotknite sa záložky Sieť.

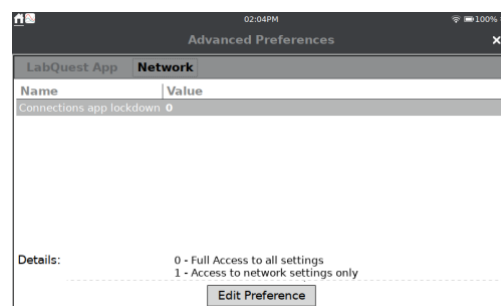


2. Dotknite sa editovania preferencií a vyberte požadované nastavenie.

Zmeny hlavnej obrazovky Spojenia sa nezobrazia ak zmeníte režim obmedzenia počas behu aplikácie spojenia. Dotykom na  uzatvorte aplikáciu a potom aplikáciu Spojenia spustite znovu.

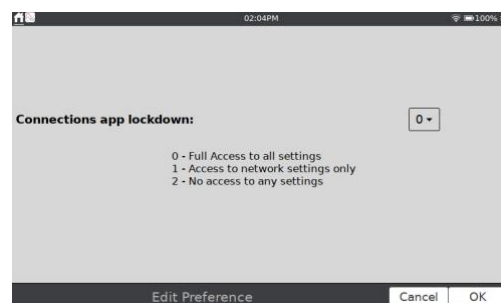


Keď je zvolená možnosť 1, máte prístup len na sieťové spojenia. Nastavenia názvu LabQuestu, zdieľania dát, zobrazovača LabQuest Viewer® a e-mailu nie sú prístupné.

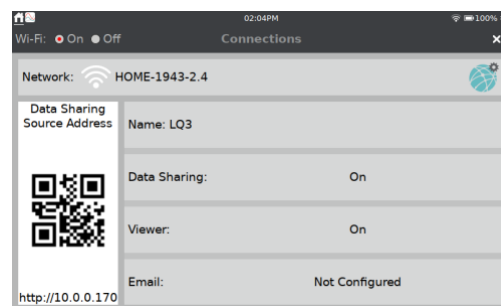

Keď je zvolená možnosť 2, nie sú prístupné ani nastavenia siete.

Pre prístup na všetky nastavenia zvolíte možnosť 0.

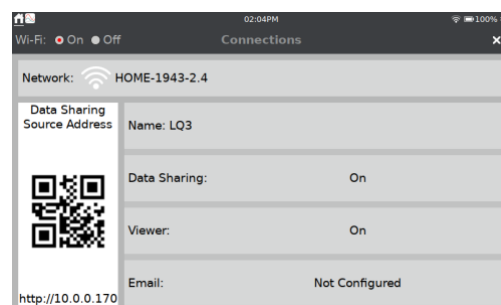

VII. POUŽITIE LABQUESTU 3 S POČÍTAČOM ALEBO CHROMEBOOKOM

LabQuest 3 sa dá použiť cez USB spojenie s nasledujúcim softvérom:

- Logger *Pro*[®] 3 (verzia 3.16.1 alebo novšia) www.vernier.com/lp
- Graphical Analysis[™] 4 (verzia 4.11 alebo novšia) www.vernier.com/ga4

Zber dát s použitím softvéru počítača alebo Chromebooku

LabQuest 3 sa dá použiť ako interfejs senzorov pre počítač alebo Chromebook. Pri zbere dát postupujte takto:

1. Pripojte na LabQuest káblový senzor (typu BTA alebo BTD). **Poznámka:** USB alebo bezdrôtové senzory musíte pripojiť priamo na počítač alebo Chromebook, nie na LabQuest.
2. Pripojte LabQuest na počítač alebo Chromebook pomocou dodaného USB kábla. Koniec s mikro koncovkou kábla sa pripája na LabQuest a druhý koniec s USB koncovkou plnej veľkosti na USB port počítača alebo Chromebook.
3. Na počítači alebo Chromebooku spustíte softvér zberu dát. Softvér rozpozna LabQuest a pripojené senzory a zobrazí graf pripravený na zber dát. LabQuest zobrazí obrazovku s dvoma šípkami, čo znamená, že je riadený iným zariadením.
4. Kliknutím na tlačidlo Zber na počítači alebo Chromebooku spustíte záznam dát.



Pri použití LabQuestu 3 ako počítačového interfejsu musí byť jeho batéria nabitá, alebo LabQuest musí byť pripojený na sieťový adaptér. LabQuest 3 nemôže byť napájaný cez USB port.

Prenos dát z LabQuest App do Logger Pro 3

Automatický prenos dát

Ak ste zbierali dáta na LabQueste a potom ho pripojíte na počítač, Logger *Pro* 3 automaticky zistí výskyt vzdialených dát a zobrazí správu, že dáta sa dajú z LabQuestu stiahnuť. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke a stiahnite dáta do počítača.

Manuálny prenos dát

Ak chcete dáta uložené na LabQueste preniesť manuálne, otvorte na počítači Logger *Pro* 3. V menu súbor na počítači otvorte prehliadač LabQuestu a potom vyberte Otvor. Vyberte požadovaný súbor na LabQueste a kliknite na Otvor. Po otvorení súboru na počítači, ho môžete uložiť ako Logger *Pro* (.cml) súbor voľbou Ulož ako v

počítačovom menu Súbor.

Rada! Ak sú, pri otvorení súboru LabQuestu pomocou Logger Pro® 3 stále ešte pripojené senzory, senzory budú ignorované. Ak chcete senzory povoliť, vyberte Nový v menu Súbor v Logger Pro 3.

Iný spôsob manuálneho prenosu dát z LabQuestu do Logger Pro 3 je tak, že vyberiete prehliadač LabQuestu v menu Súbor na počítačovom softvéri a potom kliknete na Import. Import sa líši od otvorenia v tom, že do momentálnej počítačovej relácie sa pridajú len dáta z LabQuest súboru. Môžete skompilovať dáta z viacerých relácií LabQuestu do jednej relácie na počítači a zobraziť ich na grafe pre porovnanie.

Rada! Môžete skompilovať výsledky celej triedy z LabQuest súborov alebo z viacerých LabQuestov opakovaným importovaním dát do jedného súboru Logger Pro 3.

Manuálny presun dát z Logger Pro 3 do LabQuestu

Dáta, ako aj konfiguráciu senzorov môžete z počítača uložiť na LabQuest. Otvorte existujúci Logger Pro 3 súbor alebo vytvorte nový súbor s daným nastavením zberu dát. V menu Súbor v Logger Pro 3 vyberte prehliadač LabQuestu, potom vyberte Ulož ako a dajte súboru názov. Všetky dáta, ako aj konfigurácia senzorov sa uložia na LabQuest ako súbor LabQuestu. Všetky ďalšie vlastnosti počítačového súboru, ktoré neexistujú na LabQueste (napríklad, vložené obrázky, video analýza, anotácie grafu a niektoré vypočítané stĺpce) budú na LabQueste ignorované.

Vymazávanie dát na LabQueste z Logger Pro 3

Ak chcete vymazať dáta na LabQueste z Logger Pro 3, vyberte prehliadač LabQuestu v menu Súbor a zvolte Vymaž. Zo zobrazeného zoznamu vyberte súbory, ktoré chcete vymazať a kliknite na Vymaž.

Rada! Túto funkciu môžete použiť na masové vymazávanie súborov z LabQuestu.

Prenos dát z LabQuest App do Graphical Analysis 4


Nazbierané dáta sa dajú preniesť z LabQuestu do Graphical Analysis™ 4 len cez zdieľanie dát cez Wi-Fi. K dátam uloženým na LabQueste 3 sa nedá pristupovať cez USB spojenie.


Ďalšie informácie o zdieľaní dát nájdete v časti [Použitie LabQuestu 3 ako zdroja zdieľania dát](#).

VIII. POSIELANIE DÁTOVÝCH SÚBOROV A KÓPIÍ OBRAZOVIEK E-MAILOM

Ak je LabQuest pripojený na sieť s prístupom na internet, môžete dátové súbory, grafy, textové súbory alebo kópie obrazoviek posilať e-mailom. Nastavíte to nasledujúcim postupom:


Konfigurácia nastavenia e-mailu

1. Pripojte LabQuest na sieť s prístupom na internet. Detailný návod nájdete v časti [Pripojenie na Wi-Fi sieť](#).
2. Z obrazovky [Nastavenia](#) spustíte aplikáciu Spojenia .

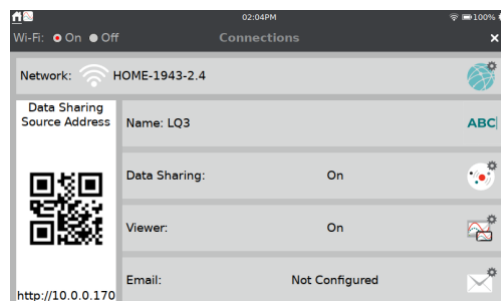

3. Dotykom na ikonu nastavenia e-mailu otvorte dialógové okno konfigurácie e-mailu. Ubezpečte sa, že e-mail je zapnutý.

Rada! Ak sa nedá prístupovať do dialógového okna konfigurácie e-mailu, musíte zmeniť nastavenia obmedzenia prístupu aplikácie Spojenia. Pozrite si [Obmedzenia prístupu do nastavenia spojení](#).

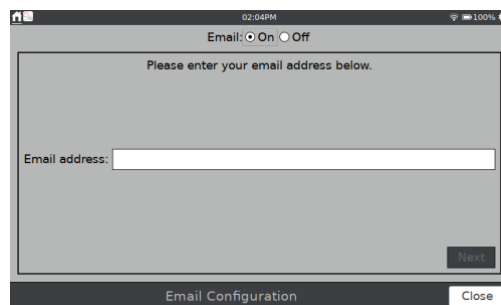


4. Zadáte e-mailovú adresu, ktorú chcete použiť na LabQueste. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte LabQuest u vášho poskytovateľa LabQuestu (napríklad Gmail™).

Rada! Toto sa použije na prístup na server odosielania e-mailov príslušný k účtu e-mailu, potrebný na odosielanie e-mailov E-mail, ktorý tu nastavíte je e-mailový účet na odosielanie súborov. LabQuest nemôže prijímať e-maily.

Odoslanie súboru e-mailom z LabQuest App

1. Vyberte e-mail v menu Súbor v LabQuest App a zvolte typ súboru, ktorý chcete odoslať. E-mailom môžete odoslať súbor LabQuest App (.qmb), súbor grafu (.pdf), textový súbor (.txt) alebo kópiu obrazovky (.png).
2. Zadáajte e-mailovú adresu, alebo adresy a dotykotom na Odošli súbor odošlete.

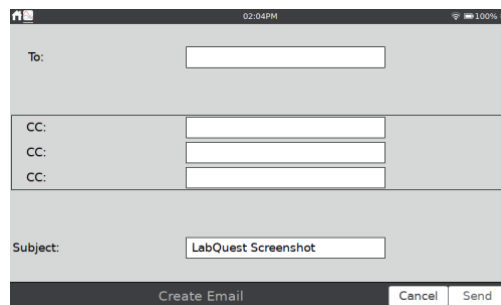

IX. POUŽITIE TLAČE DO SÚBORU


Pomocou funkcie tlač do súboru môžete vytvoriť PDF súbory z grafov tabuliek dát, poznámok alebo obrazovky LabQuestu (tak, ako je momentálne zobrazená). Tieto súbory môžete použiť ako prílohy k správe z laboratórneho cvičenia. Súbory sa dajú vytlačiť z počítača.

Keď chcete použiť tlač do súboru, pripojte k LabQuestu USB súbor. V menu Súbor vyberte Tlač do súboru a potom vyberte, čo chcete vytlačiť (graf, tabuľku, poznámky alebo obrazovku).

Rada! Možnosti tlače tabuľky a poznámok sa neobjavia, keď tieto položky nemajú žiadne dáta pre tlač.

V dialógovom okne možnosti tlače nastavte ďalšie parametre tlače. Môžete si vybrať pridanie názvu, pätičky alebo tlače v stupnici šedej. Dotykotom na Tlač uložíte PDF súbor podľa vášho výberu na USB kľúč.

Rada! Prvotné vydanie LabQuestu 3 nepodporuje priamu tlač na tlačiareň. Budúce aktualizácie softvéru budú podporovať priamu tlač na kompatibilné USB alebo sieťové tlačiarene.

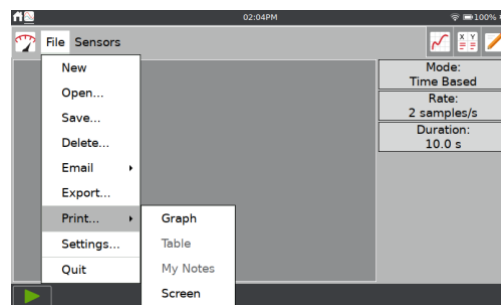

X. PREMIETANIE OBRAZOVIEK A MONITOROVANIE LABQUESTOV 3

Náš [softvér LabQuest Viewer \(obj. kód LQ-VIEW\)](#) pre počítače Windows® a macOS®, or [LabQuest Viewer pre iPad](#) umožňuje prezerať a ovláda LabQuest bezdrôtovo z počítača alebo iPadu. LabQuest Viewer sa dá použiť v spojení s dataprojektorom na zdieľanie obrazovky LabQuestu 3 pre celú triedu.

Učitelia môžu používať LabQuest Viewer na demonštrovanie LabQuestu 3 pre celú triedu a študenti môžu prezentovať svoju prácu spolužiakom.

Pomocou softvéru LabQuest Viewer môžete robiť tieto veci.

- Prezerať a ovládať LabQuest z počítača alebo iPadu.
- Pripojiť sa na dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu kvôli prezentovaniu alebo zdieľaniu medzi študentmi.
- Monitorovať postup práce študentov prezeraním ktoréhokoľvek LabQuestu pripojeného na vašu sieť.
- Vytvárať kópie obrazoviek LabQuestu a potom ich vkladať do laboratórnych úloh.
- Nastaviť individuálne povolenia prezerania bez hesla alebo obmedzenia spojenia na heslo.

Požiadavky systému zobrazovača LabQuest Viewer

- **Windows**—Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10
- **macOS**—macOS X 10.8 alebo novší
- **iPad**—iOS 8 alebo novší


Nastavenie LabQuestu

LabQuest nastavíte na komunikáciu so zobrazovačom LabQuest Viewer nasledujúcim spôsobom.

1. Pripojte LabQuest na sieť. Detailný návod nájdete v časti [Pripojenie na Wi-Fi sieť](#).


Rada! Sieť, použitá pre LabQuest Viewer nemusí byť pripojená na internet.

2. Z obrazovky [Nastavenia](#) spustíte aplikáciu Spojenia .

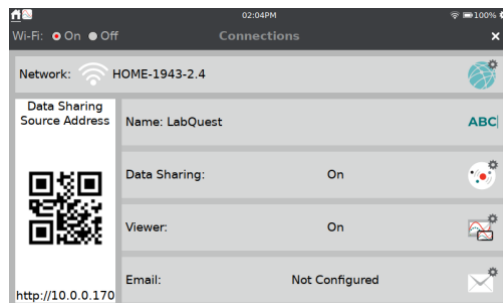


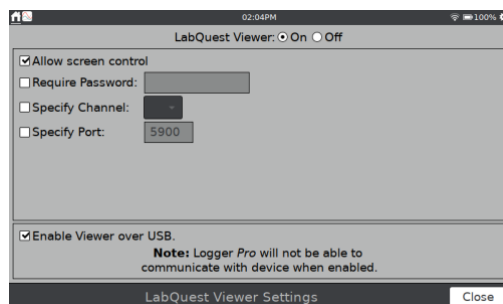
3. LabQuest Viewer® vyžaduje, aby jednotlivé LabQuesty mali jedinečné názvy.

Dotknite sa **ABC** a podľa potreby zmeňte názov. Povolené sú len alfanumerické znaky. V názve LabQuestu sa nedajú použiť medzery a interpunkčné znamienka. Dotykom na Hotovo názov uložte.

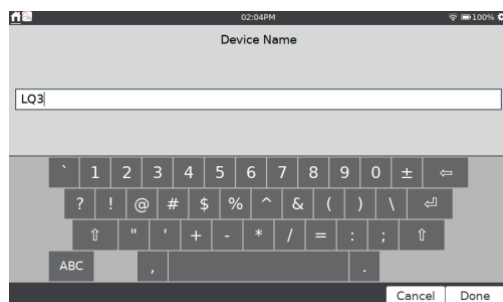

4. Dotykom na ikonu nastavenia zobrazovača

 otvorte dialógové okno zobrazovača. Ubezpečte sa, že zobrazovač ja zapnutý.




5. Keď označíte okienko (Povolenie ovládania obrazovky), budete môcť ovládať LabQuest cez počítač alebo iPad.

6. Dotykom na OK ukončíte nastavovanie prehliadača LabQuestu.

Ak nie je k dispozícii Wi-Fi, môžete LabQuest pripojiť k softvéru LabQuest Viewer cez USB pripojenie, ak je zaškrnuté Povolit' prehliadač cez USB.


IP adresa pre USB spojenie s počítačom sa zobrazuje v dialógu Nastavenie siete. Adresy sú rôzne, v závislosti od toho, aký typ počítača použijete.

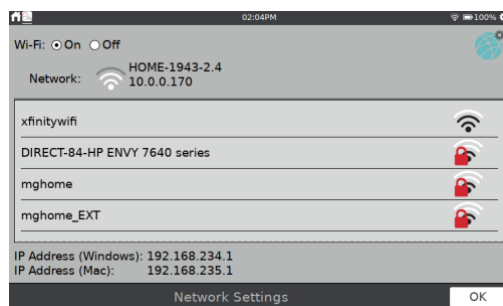

Rada! Keď je zvolená táto možnosť, LabQuest sa nedá použiť ako USB interfejs pre počítačové softvéry Logger Pro® 3 alebo Graphical Analysis™ 4.

XI. POUŽITIE ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ.


Dotykom alebo potiahnutím dole z ľavej strany pásu notifikácií sa dostanete k ďalším aplikáciám na LabQueste 3.

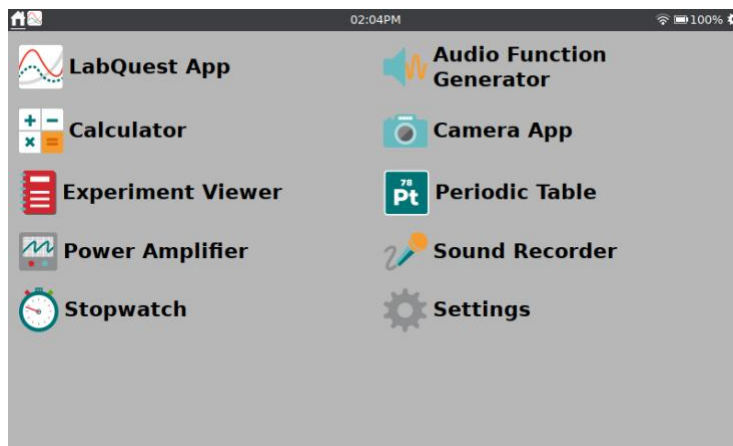

Generátor audio funkcií

Generátor audio funkcií sa používa na vytváranie vlnenia v rozsahu audio spektra. Pre jednotlivé jeho kanály si môžete vybrať druh vlnenia, frekvenciu a hlasitosť.

Štandardne je prepojený ľavý a pravý kanál, takže obidva kanály sa spustia a zastavia spoločne. Dotykom na ikonu ich prepojenia ich môžete rozpojiť a ovládať samostatne. Posuvníkmi môžete meniť frekvenciu.

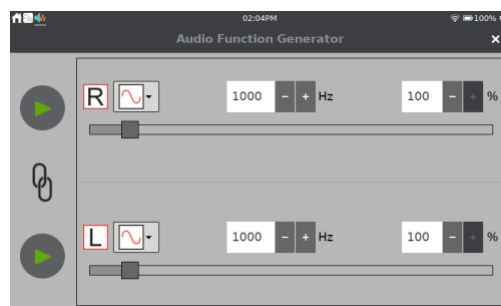

Bežným použitím generátora funkcií je vytváranie tónov a rázov a ich štúdium pomocou mikrofónu. Pre kvalitný výstup zvuku z generátora si pripojte k audio výstupu LabQuestu počítačový reproduktor so samostatným napájaním.

Kalkulačka


Aplikácia kalkulačky je štandardná vedecká kalkulačka s algebraickým zápisom. Výsledok z kalkulačky môžete skopírovať a vložiť ho do poznámok alebo do bunky manuálneho stĺpca tabuľky.



Kamera App

Aplikácia kamery spolupracuje s digitálnymi (USB) kamerami. Aplikáciu kamery môžete používať na zobrazovanie obrazu z kamery v reálnom čase a na zachytenie a uloženie obrázkov na neskoršie použitie. Môžete tiež zobrazovať obrázky uložené na USB kľúči.


Informácie o podporovaných digitálnych kamerách nájdete tu www.vernier.com/til/3659.

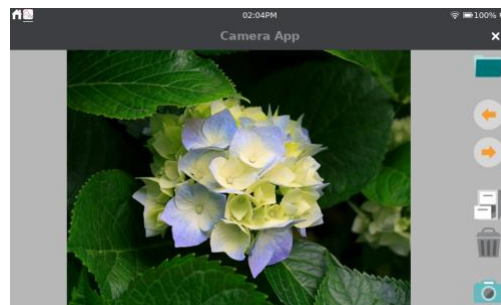

Zobrazovač experimentov

Zobrazovač experimentov je PDF prehliadač, cez ktorý sa môžete dostať ku viac ako 75 experimentom, ktoré sú nahraté na LabQueste. Aplikáciu môžete použiť tiež na zobrazenie iných PDF súborov uložených na USB kľúči. Tieto súbory môžu byť uložené priamo na LabQueste, ak je to potrebné.


V tejto aplikácii je tiež k dispozícii okrem experimentálnych súborov dokumentácia k zabudovaným senzorom a kópia tohoto manuálu.

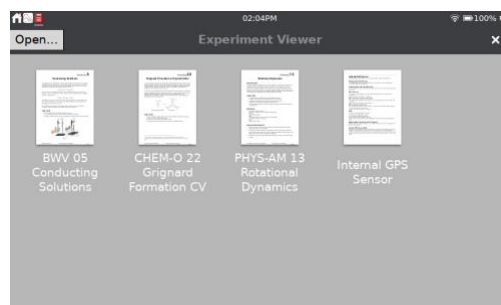

Periodická tabuľka

Aplikácia periodickej tabuľky obsahuje štandardné referenčné informácie o prvkoch. Dotykom na prvok zobrazíte jeho details.


Dáta aplikácie periodickej tabuľky sú k dispozícii ako uložený súbor LabQuest App. V menu Súbor v LabQuest App vyberte Otvor a zvolte súbor periodickej tabuľky. Dotykom na označenie osi x na obrazovke grafu si môžete vybrať grafické zobrazenie rozličných hodnôt.

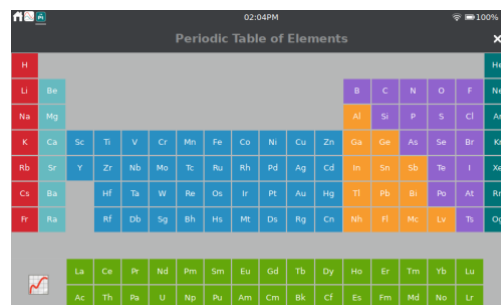

Použitie ďalších aplikácií.


Výkonový zosilňovač

Aplikácia výkonového zosilňovača ovláda [Vernier Power Amplifier \(obj. kód PAMP\)](#), ktorý sa pripája na výstupný audio port LabQuestu. Výkonový zosilňovač sa používa na vytváranie vlnenia s amplitúdou do 10 V a prúdom do 1 A. Môžete si vybrať striedavý alebo jednosmerný výstup (AC alebo DC). DC výstup je obmedzený na kroky po 0,2 V. AC výstup môže dodávať vlnenia v tvare sínus, obdĺžnik, píla a rampové priebehy. Pomocou ovládačov si môžete nastaviť frekvenciu a amplitúdu. Frekvencia sa dá meniť násobkami 2, pomocou tlačidiel $\div 2$ a $\times 2$.

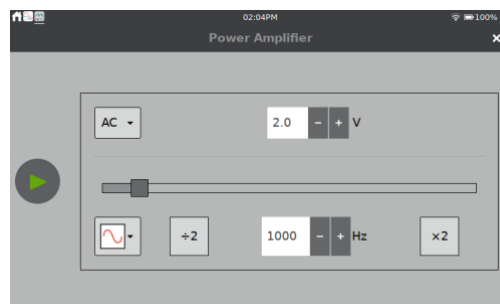



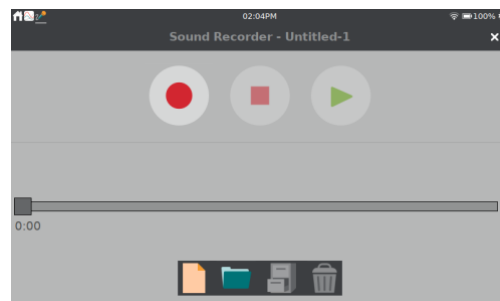

Záznamník zvuku


Aplikáciu záznamníka zvuku môžete použiť na záznam a prehrávanie krátkych audio klipov. Klipy sa dajú podľa potreby uložiť a opäť prehrať.



Stopky

Stopky sú jednoduchým digitálnym časovačom. Dotykom na tlačidlo Štart  časovanie začne, dotykom na Stop  časovanie skončí. Nasledujúce dotyky týchto tlačidiel časovač opäť spustia a zastavia. Dotykom na tlačidlo Reset  časovač vynulujete.

Tlačidlom Kopíruj  skopírujete momentálny čas do schránky a potom ho môžete vložiť do poznámok alebo do bunky manuálneho stĺpca tabuľky.

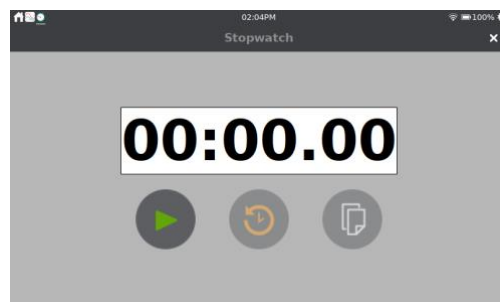

XII. PRISPÔSOBENIE NASTAVENÍ

Dotykom alebo potiahnutím dole z ľavej strany pásu notifikácií sa dostanete k aplikáciám ovládania LabQuestu.



Spojenia—Wi-Fi, zdieľanie dát a e-mail

Pomocou aplikácie spojení pripojíte vaše zariadenie na Wi-Fi sieť a nastavíte ďalšie funkcie, ktoré umožňuje sieť, napríklad zdieľanie dát a posielanie súborov e-mailom. Dotykom na ikonu môžete nastavenia meniť.



[Pripojenie na Wi-Fi sieť](#)



[Zadanie LabQuestu unikátny názov](#)



[Nastavenie zdieľania dát](#)




[Konfigurácia nastavení zobrazovača](#)

[LabQuestu](#)




[Pripojenie na e-mail](#)

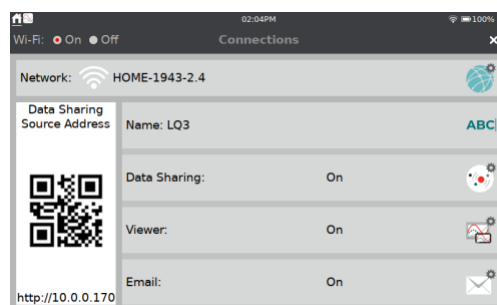

Pokročilé preferencie


Možností pokročilých funkcií nájdete v pokročilých preferenciách. Dotykom na názov funkcie zobrazíte jej detaily a dostanete sa editovaniu jej nastavení.

Rada! Príklad, ako sa používa táto aplikácia, nájdete v časti [Obmedzenie prístupu k nastaveniam spojenia](#).

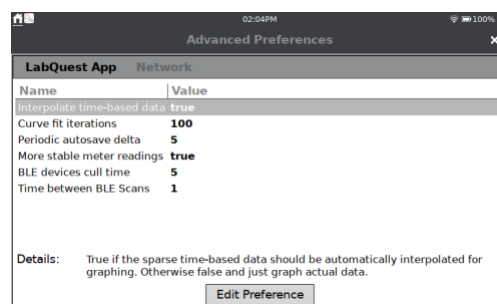


Audio

Pomocou posuvníka môžete nastaviť hlasitosť zabudovaného reproduktora a výstupného audio portu. Môžete tiež povoliť systémové zvuky, napríklad štebotavý zvuk pri zapínaní a vypínaní zariadenia.

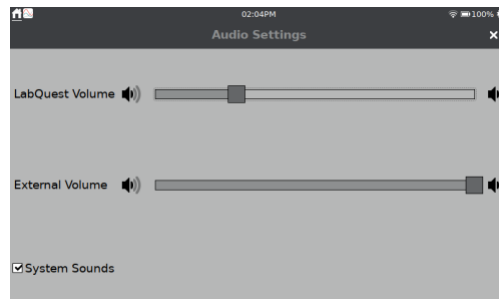

Jazyk


Špecifikácia jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať texty na vašom zariadení.

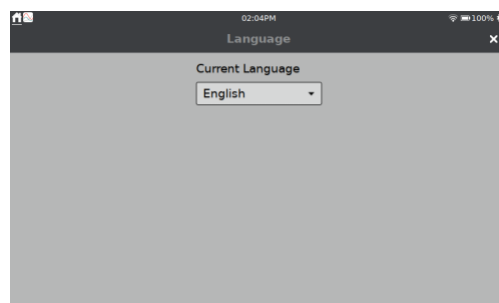

Svetlo & napájanie

Nastavenie jasú obrazovky a voľba rozličných profilov napájania, ktoré pomáhajú predĺžiť výdrž batérie medzi dvoma nabíjaniami. Pri použití sieťového napájania si môžete zvoliť, aby bola obrazovka vždy zapnutá.


Ďalšie informácie nájdete v časti [Profily napájania LabQuestu](#).

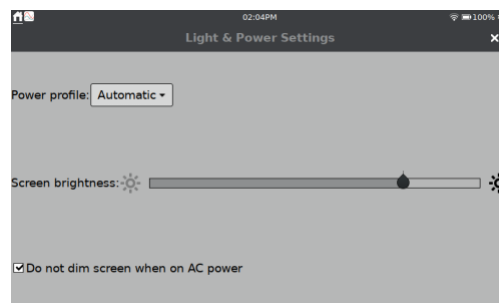

12 Dátum & čas

Nastavenie dátumu a času LabQuestu. Dátum a čas sa používa na označovanie súborov časovou značkou pri ukladaní a spúšťaní zberu dát (pri použití softvéru Logger Pro[®] 3).

Rada! Keď je LabQuest pripojený na Wi-Fi sieť, dátum a čas sa automaticky aktualizujú, neaktualizuje sa však časová zóna.

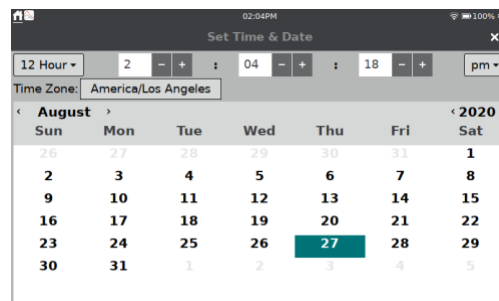




Nastavenia LabQuest App

Špecifické nastavenia LabQuest App sa ukladajú so súborom LabQuest App. Tieto nastavenia sú dostupné cez položku Nastavenia, menu Súbor v LabQuest App. Nastavenia sa dajú aplikovať na existujúce súbory a automaticky aktualizujú existujúce dáta. Keď vyberiete v menu Súbor položku Nový, nastavenia sa vrátia na štandardné nastavenia.

Uhlové jednotky pre trigonometrické výpočty.

Vypočítané stĺpce, preloženia kriviek a modelované funkcie môžu používať trigonometrické výpočty. Môžete si zvoliť stupne alebo radiány. Štandardné nastavenie je radiány.

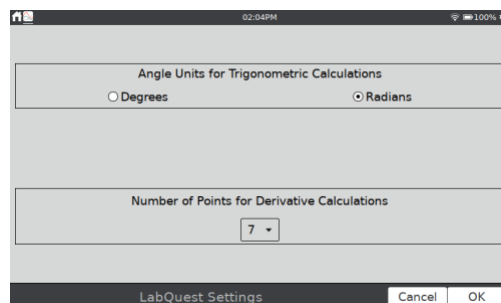

Počet bodov pre diferenciálne výpočty.

Vypočítané stĺpce, preloženia kriviek, modelované funkcie a niektoré automaticky počítané stĺpce senzorov (napr. stĺpce rýchlosti a zrýchlenia senzora pohybu) môžu používať numerické derivácia.

Algoritmus pre tieto derivácie používa používateľom definovaný počet bodov. Štandardná hodnota sedem bodov je dostatočná pre veľa experimentov. Pri experimentoch s detektorom pohybu na väčšie vzdialenosti, môže byť vhodnejší väčší počet bodov (napr. kopírovanie pohybom pomocou osoby), alebo menší počet bodov pre detektore pohybu a vozíku (experimenty s impulzom a hybnosťou).

Ďalšie informácie o výpočte derivácií nájdete tu www.vernier.com/til/1011.

XIII. PRÍLOHA

Technické údaje

Displej

15,41 cm × 8,59 cm (uhlopriečka 17,64 cm)
farebná obrazovka

LED podsvietenie

Orientácia obrazovky na šírku

Procesor

2 GHz aplikačný procesor

Pripájanie

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth® bezdrôtová technológia

Používateľský interfejs

Kapacitná dotyková obrazovka

Dotyková navigácia gestami

Napájanie

Nabíjateľná, vysoko kapacitná batéria.

Jednosmerné nabíjanie / napájanie cez
externý sieťový adaptér (súčasť dodávky)

Zber dát

12-bitové rozlíšenie

Zabudované GPS a mikrofón

Porty

3 analógové (BTA) senzorové porty

2 digitálne (BTD) senzorové porty

2 USB porty pre senzory, USB kľúče a
periférie

USB mikro port pre spojenie s počítačom

Port jednosmerného napätia

Audio výstup na použitie s Vernierovým
výkonovým zosilňovačom, slúchadlami a
reproduktormi

Maximálna frekvencia vzorkovania

Jeden senzor: 100.000 vzoriek/s (maximálne trvanie
0,02 sekundy)

Viacero senzorov: 10.000 vzoriek/s (maximálne
trvanie 0,21 sekundy)

Minimálna frekvencia vzorkovania

0,00125 vzoriek/s (800 s/vzorku)

Maximálny počet vzoriek (samostatne)

Jeden senzor: 2000 vzoriek 20K–100K vzoriek/s

Jeden senzor: 14.000–21.000 vzoriek* pri frekvencii
menšej alebo rovnej 10K vzoriek/s

Viacero senzorov: 14.000–21.000 vzoriek* pri
frekvencii menšej alebo rovnej 10K vzoriek/s

Environmentálna výdrž

Pracovná teplota: 0 – 45°C

Teplota skladovania: -30 – 60°C

Odolný striekajúcej vode

Odolný obal skonštruovaný tak, aby vydržal pád z
laboratórneho stola

Rozmery a hmotnosť

Rozmery: 11,7 cm × 19,0 cm × 4,0 cm

Hmotnosť: 549 g

Úložný priestor

500 MB

Rozšíriteľný pomocou 2GB USB kľúča

Nekompatibilné senzory

LabQuest 3 nepodporuje tieto senzory:

- Senzor tepelných pulzov
- Vernierov Flash Photolysis Spectrometer

*Maximálny počet vzoriek platí pre prvé meranie po štarte LabQuestu. Najnižší počet vzoriek závisí od počtu predchádzajúcich zberov a uložených priebehov počas danej relácie LabQuestu.

Údržba batérie

LabQuest používa vysokokvalitnú lítium iónovú batériu. Batéria má rovnaké chemickú stavbu ako batérie v kvalitných laptopoch a mobilných telefónoch, môžete teda očakávať, že bude mať podobné vlastnosti. Batériu nie je potrebné formovať jej úplným vybitím a nabitím.

Na nabíjanie batérie LabQuestu používajte len dodaný sieťový adaptér. [Náhradný adaptér](#) sa dá samostatne kúpiť (obj. kód LQ3-PS).

Úplné nabitie batérie trvá asi 12 hodín. Batériu môžete bezpečne ponechať nabíjať neobmedzene dlho a pred nabíjaním ju nemusíte úplne vybiť. Výdrž batérie závisí od pripojených senzorov, vo väčšine prípadov môžete očakávať šesť alebo aj viac hodín, pred potrebou nabíjania. Odporúčame batériu nabíjať v noci, aby bola nasledujúci deň pripravená úplne nabitá.

Výdrž batérie závisí od použitých senzorov a funkcií. Funkcie šetrenia batérie sú dostupné cez obrazovku nastavení v aplikácii Svetlo & napájanie. Optimalizujte si každodennú výdrž batérie nastavením jas obrazovky na minimálnu prijateľnú úroveň a vypínajte (alebo uspite) zariadenie, keď ho nepoužívate.


Keď používate LabQuest ako samostatné zariadenie obrazovka sa stmaví po niekoľkých minútach bez jej používania, a to aj počas zberu dát. LabQuest sa však počas zberu dát nevypne, a to až do chvíle, kým batéria nie je takmer úplne vybitá. Možnosť straty dát vplyvom výpadku napájania je minimalizovaná periodickým ukladaním dát do súboru obnovy.

Pri použití LabQuestu 3 ako počítačového interfejsu musí byť jeho batéria nabitá, alebo LabQuest musí byť pripojený na sieťový adaptér. LabQuest 3 nemôže byť napájaný cez USB port.

Životnosť batérie môže byť rôzna, môžete však očakávať, že do jej nevyhnutnej výmeny batéria urobí okolo 300 až 400 cyklov úplného nabitia/vybitia. Nabitie z polovičného vybitia do úplného nabitia sa počíta ako pol cyklu nabitia. Pri typickom používaní v škole vydrží batéria tri alebo aj viac rokov. Vystavovanie teplotám nad 35°C skráti životnosť batérie.

Keď batéria dosiahne koniec svojej životnosti, čas jej výdrže z plného nabitia sa skrúti a batéria začne napučiavať. Môže sa stať, že jej výdrž bude kratšia ako čas potrebný na váš experiment a batériu bude potrebné vymeniť. Nabíjateľné batérie sa považujú za spotrebný materiál a záruka na nich je jeden rok. [Náhradnú batériu](#) si môžete objednať cez autorizované zastúpenie Vernier pre Slovensko, www.vernier.sk, (obj.kód LQ3-BAT). Informácie o recyklácii sú uvedené v záručných podmienkach dodávaných s výrobkom. Môžete ich tiež získať cez autorizované zastúpenie Vernier pre Slovensko, www.vernier.sk.

Výmena batérie

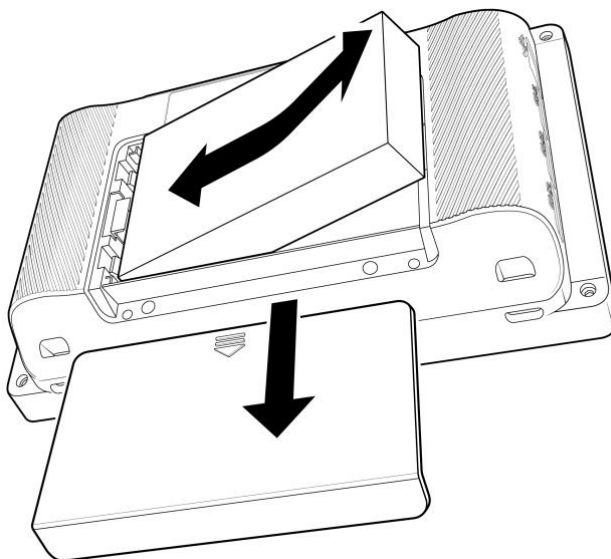

Batériu vymeníte nasledujúcim postupom:

1. Otočte zariadenie naopak, dbajte pritom, aby ste ho nepoložili na niečo, čo by mohlo poškriabať obrazovku.
2. Posuňte dvierka batérie dole, až kým sa neuvoľnia, a potom ich zodvihnutím vyberte zo zariadenia.
3. Zodvihnite batériu za jej pravú stranu a potiahnite ju doprava pri jej súčasnom dvíhaní.
4. Pri výmene batérie použite len batériu Vernier (obj. kód: LQ3-BAT).
5. Dbajte, aby kontakty batérie na nej aj na zariadení boli čisté a bez cudzích telies.
6. Vložte novú batériu nápisom na nej smerom hore, začnite vkladáním jej ľavej hrany.
7. Opatrne vložte batériu na jej miesto, dbajte aby ste nepoškodili jej kontakty alebo plastové výstupky ktoré držia batériu oproti kontaktom.
8. Položte dvierka batérie nad batériu, trochu nižšie, ako je ich uzatvorená poloha, potom ich posuňte, kým nezaskočia.
9. Novú batériu nabíjajte aspoň 12 hodín, aby ste zabezpečili jej úplné nabitie.

Napájacie profily LabQuestu

Sú k dispozícii tri napájacie profily: Batéria, sieť a automaticky. Vyberte si profil, ktorý najlepšie vyhovuje spôsobu používania LabQuestu. Aj keď profily batéria a sieť, podľa svojich názvov, ponúkajú spôsoby ich použitia, tieto profily nezávisia od toho, ako napájate LabQuest. Profil batéria je určený na šetrenie batérie v čase, keď LabQuest nepoužívate. Profil sieť tiež má šetrenie energiou, avšak s väčším časom medzi jednotlivými krokmi šetrenia.

Automatický profil je štandardným profilom. Pri tomto profile sa deteguje konfigurácia napájania a automaticky použije príslušný profil. Pamätajte, že LabQuest nedokáže rozlíšiť medzi napájaním prichádzajúcim zo sieťového adaptéra a externej záložnej

batérie, napríklad [LabQuest Battery Boost 3](#). Pri použití externej batérie odporúčame použiť profil batéria, pre šetrenie externej batérie.


Tu je prehľad profilov šetrenia energiou:

	Batéria		Elektrická sieť	
	Bez použitia	Zber dát	Bez použitia	Zber dát
Stmavenie obrazovky	po 1 minúte	po 1 minúte	po 2 minútach	po 5 minútach
Vypnutá obrazovka	po 3 minútach	po 3 minútach	po 5 minútach	po 15 minútach
Uspatie	po 30 minútach	nikdy	po 60 minútach	nikdy
Vypnutie	po 2 dňoch	nikdy	po 2 dňoch	nikdy


Niekedy pri používaní LabQuestu môžete potrebovať, aby sa jeho displej nikdy nestmavoval. Pripojte LabQuest na sieťový zdroj napájania a vyberte možnosť nestmavovať displej pri napájaní zo siete.

Rada! Neodporúčame používať túto možnosť pri napájaní s pomocou externej batérie, pretože batérie sa budú rýchlejšie vybíjať.

Riešenie problémov s batériou

Spustíte z [Nastavenia obrazovky](#) aplikáciu systémových informácií . Dotknite sa záložky batérie, zobrazia sa detaily o batérii. Dotykom na obnoviť aktualizujete informácie na obrazovke.


Ďalšie informácie nájdete v časti <https://www.vernier.com/til/8479>.

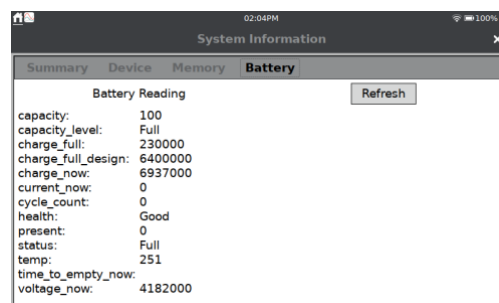

Údržba obalu a obrazovky prístroja

LabQuest odoláva vode aj nárazom. Neponárajte však LabQuest do žiadnych tekutín, ani neumožnite, aby tekutina zostávala na obrazovke dlhšiu dobu. Utierajte ho iba mäkkou handričkou, nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá s obsahom amoniaku, ani čistiadla na sklo. Informácie o dezinfikovaní LabQuestu nájdete na <https://www.vernier.com/til/6551>.

Aktualizácia softvéru

LabQuest sa dodáva s nainštalovaným softvérom. Verziu, momentálnej bežiacej aplikácie zobrazíte cez aplikáciu systémových informácií  na obrazovke [Nastavenia obrazovky](#). Prehľadová záložka vám ukáže, akú verziu momentálne používate.



Bezplatné aktualizácie sú k dispozícii cez našu webovú stránku:

www.vernier.com/downloads/.

Ďalšia pomoc

Používateľské manuály sú prístupné cez našu informačnú knižnicu:

www.vernier.com/labq3.

Môžete tiež kontaktovať priamo zastúpenie Vernier vo vašej krajine.

www.vernier.sk

Licenčné informácie

Tento produkt obsahuje určitý softvér otvoreného zdroja pochádzajúci od tretích strán, na ktorý sa vzťahuje všeobecná verejná licencia GNU vydaná nadáciou Free Software Foundation, GNU Library / Lesser General Public License (LGPL) a rôzne a / alebo ďalšie autorské licencie, zrieknutia sa zodpovednosti alebo oznámenia. Tieto licencie vám dávajú právo na ďalšiu distribúciu a / alebo úpravu softvéru.

Softvér je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, ale **BEZ ŽIADNEJ ZÁRUKY**; dokonca bez implicitnej záruky **PREDAJNOSTI** alebo **VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL**. Ďalšie informácie nájdete v General Public License GNU.

Kompletný zdrojový kód pre softvér s otvoreným zdrojom je k dispozícii na požiadanie. Kontaktujte nás na info@vernier.com alebo napísaním na

Source Code Request
Vernier Software & Technology
13979 SW Millikan Way
Beaverton, OR 97005
USA

Zdrojový kód bude k dispozícii na stiahnutie alebo si môžete vyžiadať ako CD-ROM s týmto kódom. Za CD-ROM bude účtovaný poplatok za prepravu a manipuláciu.

Presné podmienky licencií GPL, LGPL a niektorých ďalších licencií vám budú poskytnuté s distribúciou zdrojového kódu. Licenciu si môžete tiež prečítať na www.gnu.org/licenses.

Záruka

Záručné podmienky na území Slovenska sa riadia podmienkami vydanými distribútorom výrobkov Vernier na Slovensku, ktoré sú súčasťou dodávky výrobku, a ostatnými platnými zákonmi. Vylúčenie zo záruky: Záruka predpokladá normálne používanie výrobku v súlade s jeho návodom na použitie za bežných laboratórnych podmienok. Pod záruku nespadá nesprávne použitie výrobku, jeho poškodenie vonkajšími vplyvmi, zmena jeho konštrukcie užívateľom a podobné udalosti. Záruka sa tiež nevzťahuje na spotrebný materiál, ak takýto materiál výrobok obsahuje. Záruka kryje len použitie pre účely výuky.

Batéria LabQuestu je spotrebný materiál. Záručné podmienky na území Slovenska sa riadia podmienkami vydanými distribútorom výrobkov Vernier na Slovensku, ktoré sú súčasťou dodávky výrobku a ostatnými platnými zákonmi. Ďalšie detaily o batérii nájdete v časti [Údržba batérie](#).

Zdroje učebných osnov

Okrem experimentálnych súborov, ktoré sú na LabQueste 3 (pozrite [Prehliadač experimentov](#)), Vernier ponúka kompletnú zostavu zbierok laboratórnych úloh pre základné a stredné školy. Ďalšie informácie nájdete na <https://www.vernier.com/books>.

Náhradné diely



LabQuest mikro USB počítačový kábel

Náhradný USB kábel pre prepojenie LabQuestu s počítačom

Kábel má mikro USB koncovku a štandardnú USB A koncovku. Jeden kábel je dodaný s LabQuestom 3.

www.vernier.com/cb-usb-micro



Náhradná batéria pre LabQuest 3

Náhradná vysoko kapacitná, nabíjateľná lítium-iónová batéria pre Vernier LabQuest 3

Jedna batéria je dodaná s LabQuestom 3.

www.vernier.com/lq3-bat




Napájací zdroj pre LabQuest

Náhradný napájací zdroj pre LabQuest

Jeden zdroj je dodaný s LabQuestom 3.

<https://www.vernier.com/lq3-ps>

Príslušenstvo

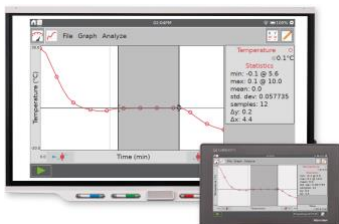

LabQuest Viewer

Softvér na zobrazovanie obrazovky LabQuestu na počítači a na ovládanie LabQuestu z počítača určený na výuku študentov, ako používať LabQuest, na demonštrovanie experimentov a ich zdieľanie pred celou triedou.

www.vernier.com/lq-view

Existuje tiež LabQuest Viewer® pre iPad®

<https://www.vernier.com/product/labquest-viewer-for-ipad/>



Prídavná batéria LabQuest Battery Boost 3

Prídavná externá batéria na predĺženie zberu dát pri používaní LabQuestu mimo laboratória, kde nie je k dispozícii elektrická sieť.

www.vernier.com/lq-boost3



Remienok pre LabQuest

Remienok na nosenie LabQuestu na krku na zabránenie jeho poškodenia pri používaní mimo laboratória.

www.vernier.com/lq3-lan




LabQuest mikro USB na USB-C počítačový kábel

Kábel na prepojenie LabQuestu s počítačom s USB-C portom.

Kábel má mikro USB koncovku a USB-C koncovku. Kábel je vhodný pre počítače a Chromebooky™, ktoré majú len USB-C porty.

www.vernier.com/cb-usb-c-micro

<p>Vernier Software & Technology 13979 SW Millikan Way Beaverton, OR 97005-2886 www.vernier.com Slovensko: PMS Delta s,r,o, Fándlyho 1 07101 Michalovce www.pmsdelta.sk</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Preklad: Peter Spišák, 2020

Verzia 3.0.1

Publikované v septembri 2020

Logger *Pro*, LabQuest, LabQuest Viewer, Go Wireless, Go Direct, Graphical Analysis a iné, tu uvedené značky, sú v Spojených štátoch našimi ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami.

Všetky ostatné tu uvedené značky, ktoré nie sú našim vlastníctvom, sú majetkom svojich vlastníkov, ktorí môžu alebo nemusia s nami súvisieť, byť s nami v spojení alebo byť nami sponzorovaní.