

# LabQuest nabíjacia stanica

(Objednávací kód: LQ3-CRG)

LabQuest nabíjacia stanica sa používa na nabíjanie interfejsov LabQuest 3, LabQuest 2, LabQuest Stream a originálny LabQuest.

Ďalšie informácie nájdete na [www.vernier.com/lq3-crg](http://www.vernier.com/lq3-crg)



## Obsah balenia

- Nabíjacia stanica so 4 pozíciami
- Sieťový kábel

## Použitie výrobku

Pri nabíjaní interfejsov postupujte takto:

1. Pripojte k nabíjacej stanici sieťový kábel a zapojte ho do sieťovej zásuvky.
2. Položte na nabíjaciú stanicu interfejs LabQuest tak, aby jeho napájacia zásuvka bola ľahko prístupná.
3. Vyberte káblík s konektorom nabíjacej stanice z jeho odkladacieho otvoru a zapojte ho do konektoru napájania LabQuestu.



## Upozornenia a tipy

- Interfejsy LabQuest môžete nabíjať ľubovoľne dlhý čas, aj len niekoľko minút v prestávkach medzi hodinami.
- Nabíjacia stanica nie je odolná vode a nesmie byť vystavovaná vlhkému prostrediu.
- Interfejsy LabQuest môžu byť odložené v stanici a stanica môže byť pripojená do siete. Batérie LabQuestov sa nedajú nadmerne nabiť.
- Keď niektorú pozíciu stanice nepoužívate, príslušný káblík s konektorom dajte do odkladacieho otvoru. Chránite ho tým.

## Riešenia ťažkostí

LabQuest je možné nabíjať jeho vlastným sieťovým adaptérom, ale nie nabíjacou stanicou.

- Ubezpečte sa, že nabíjacia stanica je zapojená do elektrickej siete.
- Zapojte káblík s konektorom nabíjacej stanice do konektoru napájania LabQuestu a ubezpečte sa, že sa nabíja. Pri originálnim LabQueste, LabQueste 2 alebo LabQueste 3 ich musíte zapnúť a skontrolovať stav ikony batérie.

## Informácie o opravách

V prípade problémov sa obráťte na zastúpenie Vernier software and Technology na Slovensku: [www.pmsdelta.sk](http://www.pmsdelta.sk), [www.vernier.sk](http://www.vernier.sk)

## Náhradné diely

Náhradný nabíjací kábel (obj. kód CRG-CB-EURO)

## Záruka

Záručné podmienky na území Slovenska sa riadia podmienkami vydanými distribútorom výrobkov Vernier na Slovensku, ktoré sú súčasťou dodávky výrobku, a ostatnými platnými zákonmi. Vylúčenie zo záruky: Záruka predpokladá normálne používanie výrobku v súlade s jeho návodom na použitie za bežných laboratórnych podmienok. Pod záruku nespadá nesprávne použitie výrobku, jeho poškodenie vonkajšími vplyvmi, zmena jeho konštrukcie užívateľom a podobné udalosti. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebovanie a spotrebný materiál, ak takýto materiál výrobok obsahuje.

**Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii elektronických zariadení:** S použitými elektronickým zariadením a batériami sa musí nakladať osobitne, v súlade s legislatívou, ktorá požaduje príslušné nakladanie s týmito výrobkami, ich opätovné využitie a recykláciu. Ich znehodnocovanie podlieha predpisom, ktoré môžu byť v rôznych krajinách a regiónoch rôzne. Znehodnotenú zariadenia je potrebné odovzdať za účelom ich recyklovania na príslušné zberné miesta. Správnym znehodnotením týchto výrobkov prispějete k správne nakladaniu s odpadom, k jeho opätovnému využitiu a recyklácii. Zabráňte tým možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a na zdravie ľudí, ku ktorému by mohlo dôjsť pri nesprávnom nakladaní s odpadom. Recyklovanie materiálov pomáha chrániť prírodné zdroje. Ďalšie informácie o znehodnocovaní a recyklácii dostanete na miestnych úradoch, alebo na miestach, kde ste výrobok zakúpili.

Tento symbol uvedený na výrobkoch, obaloch alebo na priložených dokumentoch znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenie sa nesmie miešať s bežným domovým odpadom.



### Vernier Software & Technology

13979 SW Millikan Way  
Beaverton, OR 97005-2886

[www.vernier.com](http://www.vernier.com)

Slovensko: PMS Delta s,r,o,

Fándlyho 1

07101 Michalovce

[www.pmsdelta.sk](http://www.pmsdelta.sk)



Preklad: Peter Spišák, 2021

Rev. 1/28/2021

Vernier LabQuest a iné uvedené značky sú v Spojených štátoch našimi ochrannými alebo registrovanými ochrannými značkami.

Všetky ostatné tu uvedené značky, ktoré nie sú našim vlastníctvom, sú majetkom svojich vlastníkov, ktorí môžu alebo nemusia s nami súvisieť, byť s nami v spojení alebo byť nami sponzorovaní.